

Labotom-5

Upute za upotrebu



Labotom-5
Upute za upotrebu

Sadržaj	Stranica
Namjena	4
Korišnički priručnik.....	10
Referentni vodič.....	38
Brzi vodič za uporabu	63
Kontrolni popis prije instalacije.....	64
Izjava o sukladnosti.....	71

Namjena

Za profesionalnu poluautomatsku ili ručnu materijalografsku pripremu (mokro abrazivno rezanje) materijala za daljnju materijalografsku analizu, a smije rukovati samo kvalificirano/ obučeno osoblje. Uređaj je projektiran za upotrebu s potrošnim materijalom marke Struers posebno razvijenim za ovu svrhu i ovaj tip uređaja.

Uređaj je predviđen za upotrebu u profesionalnom radnom okruženju (npr. u laboratoriju za materijalografiju).

Nemojte upotrebljavati uređaj za:

Rezanje materijala koji nisu kruti materijali prikladni za materijalografska istraživanja. Stroj se posebice ne smije upotrebljavati ni za koju vrstu eksplozivnog i/ili zapaljivog materijala (npr. magnezij) kao ni za materijal koji nije stabilan tijekom strojne obrade, zagrijavanja ni primjene tlaka.
Stroj se ne smije upotrebljavati u kombinaciji s reznim pločama koje nisu kompatibilne sa zahtjevima stroja (npr. nazubljenim reznim pločama).

Model: Labotom-5



NAPOMENA:

Pažljivo PROČITAJTE upute za upotrebu prije upotrebe.
Čuvajte kopiju priručnika na pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.

Ako imate pitanja ili naručujete rezervne dijelove, uvijek navedite *Serijski br. i Napon/frekvenciju*. Serijski br. i Napon/frekvenciju pronaći ćete na tipskoj pločici uređaja. Također, mogu nam biti potrebni *Datum i Br. artikla* uputa za upotrebu. Ti se podatci mogu pronaći na naslovnici.

Potreбно је поштivati sljedeћа ograničenja jer bi kršenje ograničenja moglo dovesti do poništenja pravnih obveza Struersa: **Upute za upotrebu:** Upute za upotrebu Struers mogu se upotrebljavati samo u kombinaciji s opremom Struers koja je obuhvaćena Uputama za upotrebu.

Društvo Struers ne snosi nikakvu odgovornost za pogreške u tekstu/ilustracijama u uputama za upotrebu. Informacije u ovim uputama za upotrebu podložne su promjenama bez prethodne obavijesti. U uputama za upotrebu mogu biti navedeni pribor ili dijelovi koji nisu sadržani u dotičnoj verziji opreme.

Sadržaj ovih uputa za upotrebu vlasništvo je Struersa. Zabranjeno je umnožavanje bilo kojeg dijela ovih uputa za upotrebu bez pisane dozvole Struersa.

Sva prava pridržana. © Struers 2019.

Struers Pederstrupvej 84 DK-2750 Ballerup Danska
Telefon +45 44 600 800
Telefaks +45 44 600 801



Labotom-5 **Mjere opreza**

Pažljivo pročitajte prije upotrebe

1. Zanemarivanje ovih informacija i pogrešno rukovanje opremom može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda i materijalne štete.
2. Uredaj se mora instalirati u skladu s lokalnim sigurnosnim propisima.
3. Uredaj se mora postaviti na siguran i stabilan stol nosivosti najmanje 80 kg / 176 lb. Sve sigurnosne funkcije, zaštitni elementi i poklopac uređaja moraju biti funkcionalni i u ispravnom stanju.
4. Operater(i) mora(ju) pročitati odjeljke o sigurnosti i korisnički priručnik ovih uputa za upotrebu i bitne odjeljke priručnika za svu povezanu opremu i pribor.
Operater(i) mora(ju) pročitati Upute za upotrebu i, ako je primjenjivo, Sigurnosno-tehničke listove primjenjenog potrošnog materijala.
5. Upotrebljavajte samo neoštećene rezne ploče. Rezne ploče moraju biti odobrene za min. 50 m/s.
6. Uredaj nije predviđen za upotrebu s nazubljenim reznim pločama.
7. Nemojte upotrebljavati uređaj za rezanje materijala koji je zapaljiv ili nestabilan tijekom postupka rezanja (npr. zapaljive ili eksplozivne materijale).
Nemojte upotrebljavati uređaj za rezanje materijala koji nije prikladan za materijalografsko rezanje.
8. Uzorak mora biti sigurno fiksiran u napravi za stezanje uzorka. Velikim ili oštrim uzorcima mora se rukovati na siguran način.
9. Poštujte važeće sigurnosne propise za rukovanje, miješanje, punjenje, pražnjenje i zbrinjavanje rashladne tekućine i aditiva. Izbjegavajte dodir rashladne tekućine i aditiva s kožom.
10. Preporučuje se upotreba radnih rukavica jer uzorci mogu biti vrlo vrući ili imati oštре rubove. Nošenje rukavica se preporučuje i tijekom ispiranja i čišćenja uređaja.
11. Tijekom rukovanja velikim ili teškim uzorcima, preporučuje se upotreba zaštitne obuće.
12. Tijekom upotrebe tuša za ispiranje preporučuje se korištenje zaštitnih naočala. Upotrebljavajte tuš za ispiranje samo za čišćenje *unutar* rezne komore.
13. Pazite da funkciju ispiranja ne aktivirate slučajno.
14. Dugački uzorci moraju biti zaštićeni ili označeni kada se protežu izvan uređaja.
15. Obratite pažnju na izbočeni zub sigurnosne bravice kada je poklopac podignut.

- 16.** Ručka za rezanje mora se spustiti polagano i pažljivo kako bi se izbjeglo lomljenje rezne ploče.
- 17.** Nikada nemojte gledati izravno u lasersku zraku (opcija linijskog laserskog svjetla).
- 18.** Struers preporučuje upotrebu odsisnog sustava jer rashladna tekućina, materijal za rezanje i rezne ploče mogu ispuštati štetne plinove, pare i prašinu. Uvijek postavite sustav za odsisavanje para ako je to preporučeno u sigurnosno-tehničkim listovima.
- 19.** Uređaj stvara tek umjerenu razinu buke. Međutim, sam postupak rezanja može stvarati buku, ovisno o karakteristikama uzorka. Koristite zaštitu sluha ukoliko buka premašuje razine određene lokalnim propisima.
- 20.** Prije provedbe servisnih radova isključite uređaj i zaključajte glavni prekidač lokotom. Odspojite uređaj sa strujnog napajanja. Pričekajte 5 minuta dok se zaostali potencijal ne isprazni.
- 21.** U slučaju požara, obavijestite osobe koje se nalaze u blizini i vatrogasnu službu te prekinite napajanje. Koristite se aparatom za gašenje požara na bazi praha. Nemojte upotrebljavati vodu.

Oprema se smije upotrebljavati samo u skladu s namjenom i na način opisan u Uputama za upotrebu.

Oprema je konstruirana za upotrebu s potrošnim materijalom koji isporučuje Struers. U slučaju nepravilne upotrebe, nepravilne instalacije, preinake, nemara, nesreće ili nepravilna popravka Struers neće snositi odgovornost za štetu nastalu korisniku ili na opremi.

Demontriranje bilo kojeg dijela opreme tijekom servisnih radova ili popravaka uvijek mora provesti kvalificirani tehničar (za elektromehaniku, elektroniku, mehaniku, pneumatske sustave itd.).

Ikone i tipografija

Struers koristi ikone i tipografske konvencije navedene u nastavku. Popis Sigurnosnih poruka koje se rabe u ovim uputama za upotrebu možete pronaći u poglavljju Izjave o oprezu.

Uvijek u uputama za upotrebu potražite informacije o potencijalnim opasnostima na koje upućuju ikone koje se nalaze na uređaju.

Ikone i sigurnosne poruke



ELEKTRIČNA OPASNOST

označava električnu opasnost koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili teškom ozljedom.



OPASNOST

označava opasnost s visokom razine rizika koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili teškom ozljedom.



UPOZORENJE

označava opasnost sa srednjom razine rizika koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati smrću ili teškom ozljedom.




OPREZ

označava opasnost s niskom razine rizika koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati blagom ili umjerenom ozljedom.



OPASNOST OD PRIGNJEĆENJA

označava opasnost od prignjećenja koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati blagom, umjerenom ili teškom ozljedom.

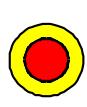

ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI



NAPOMENA:

Označava rizik oštećenja imovine ili potrebu postupanja uz iznimnu razinu opreza.



SAVJET:

Označava dodatne informacije i savjete.

Općenite poruke

**Logotip Boje u
unutrašnjosti**



Logotip „Boje u unutrašnjosti“ na prednjoj stranici ovih Uputa za upotrebu označava da one sadrže boje koje se smatraju korisnima za pravilno razumijevanje sadržaja. Korisnici bi stoga ovaj dokument morali ispisati s pomoću pisača u boji.

Tipografske konvencije

Podebljana slova	označavaju oznake gumba ili opcije izbornika u softverskim programima.
<i>Kurzivna slova</i>	označavaju nazive proizvoda, stavke unutar softvera programe ili naslove slika
<u>Plavi tekst</u>	označava poveznicu na drugi odjeljak ili web-stranicu
■ Grafičke oznake	označavaju potreban radni korak

Korisnički priručnik

Sadržaj	Stranica
1. Početak rada.....	11
Opis uređaja.....	11
Provjera sadržaja sanduka.....	11
Raspakiranje uređaja Labotom-5.....	11
Podizanje uređaja Labotom-5.....	12
Smještanje uređaja Labotom-5.....	12
Preporučene dimenzije radnog stola	13
Upoznavanje načina rada uređaja Labotom-5	14
Napajanje strujom	17
Povezivanje recirkulacijske rashladne jedinice	18
Povezivanje s vanjskim odsisnim sustavom.....	19
Montaža/demontaža rezne ploče	19
Naprava za stezanje.....	20
Buka	22
Vibracije.....	22
2. Osnovne operacije.....	23
Upotreba kontrola.....	23
Stezanje uzorka	25
Laserski pokazivač pozicije reza.....	26
Pokretanje/zaustavljanje postupka rezanja.....	27
3. Održavanje.....	28
Općenito čišćenje.....	28
Svakodnevno	28
Tjedno održavanje.....	28
Mjesečno održavanje.....	29
Godišnje.....	31
Provjera sigurnosnih uređaja	32
Rezervni dijelovi.....	33
4. Izjave opreza.....	34
Popis sigurnosnih poruka u uputama za upotrebu.....	34
5. Transport i skladištenje	36
6. Zbrinjavanje	37

1. Početak rada

Opis uređaja

Labotom-5 je uređaj za ručno rezanje s dodatnom jedinicom za hlađenje i/ili recirkulaciju. Njime se jamči sigurno rezanje svih stabilnih, neeksplozivnih metala. Uređaj je osmišljen za mokro abrazivno rezanje i opremljen recirkulacijskim sustavom za rashladnu tekućinu.

Postupak rezanja započinje pričvršćivanjem uzorka na rezni stol napravom za stezanje. Operater odabire rezne parametre i potrošni materijal (npr. reznu ploču).

Sigurnosna bravica zaključa zaštitni poklopac kada se uređaj pokrene i on ostaje zaključan tijekom cijelokupnog trajanja rezanja. Kada se rezna ploča zaustavi, sigurnosna bravica se otključa, a komad za rezanje i odrezani uzorak mogu se ukloniti.

U slučaju nestanka struje tijekom postupka rezanja koristite se posebnim ključem za otvaranje zaštitne bravice. Naposljetku, sustav zaustavljanja u nuždi kategorije B prekida napajanje pogonskog motora rezne ploče – zaštitni poklopac može se otvoriti nakon što se rezna ploča zaustavi.
Uređaj se može povezati na vanjski odsisni sustav za uklanjanje para iz postupka rezanja.

Provjera sadržaja sanduka

U sanduku za isporuku nalaze se sljedeći dijelovi:

- 1 Labotom-5 (ručna rezalica)
- 1 Ključ od 24 mm, za zamjenu rezne ploče
- 1 Trokutasti ključ (za otključavanje sigurnosne bravice kada nije spojena na napajanje)
- 1 Cijev za odsisni sustav
- 1 odvodna cijev
- 1 odvodno crijevo, promjera 50 mm / 2", 2 m
- 3 Metalne obujmice za odvodno crijevo
- 3 koljenaste cijevi
- 1 komplet Uputa za upotrebu

Raspakiranje uređaja Labotom-5

- Uklonite dva transportna nosača kojima je Labotom-5 pričvršćen na paletu – koristite se ključem torx T30 za uklanjanje osam matica.




SAVJET:

Sačuvajte sanduk za isporuku, pjenasti materijal ambalaže i montažne komponente za slučaj kada je potrebno transportirati/premjestiti uređaj Labotom.

Ne budu li se upotrebljavali originalna ambalaža i montažne komponente, mogu nastati teška oštećenja uređaja, kojima se poništava jamstvo.

**Podizanje uređaja
Labotom-5**

- Podižite Labotom dizalicom tako što ćete postaviti remenje¹ ispod postolja uređaja, s lijeve i s desne strane.

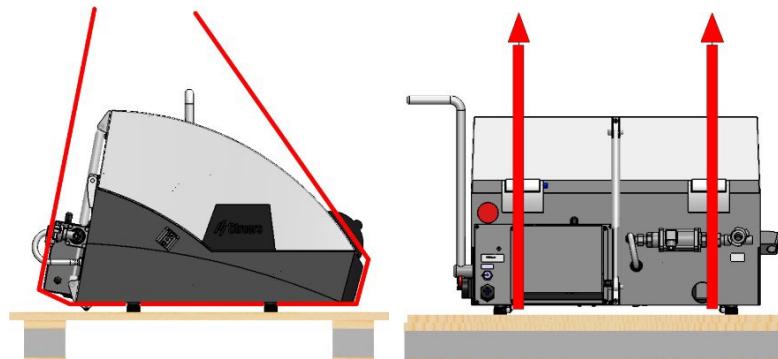

Točke za podizanje. Postavite remenje s unutarnje strane gumenih nogu.



OPREZ


Uređaj je težak. Uvijek se koristite dizalicom i remenjem.

**Smještanje uređaja
Labotom-5**

- Instalirajte uređaj u blizini izvora napajanja, odsisnog sustava i sustava za hlađenje.
- Instalirajte uređaj u prostoriji s dovoljnom rasvjetom (od najmanje 300 luksa) dobre kvalitete i bez zasljepljivanja.
- Postavite uređaj na krutu, stabilnu radnu klupu (opcionalno kupite stolnu jedinicu Struers).
Labotom-5 ima dva kotača na stražnjem dijelu radi jednostavnog namještanja položaja uređaja.
- Provjerite je li uređaj vodoravan te nalaze li se sve četiri gumene noge na radnoj klupi.

¹Remenje mora biti odobreno za najmanje dvostruku nosivost težine uređaja.

**Preporučene dimenzije
radnog stola**

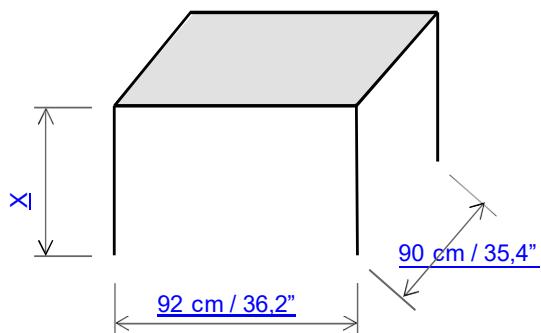


Preporučene dimenzije radnog stola. Visina stola (X) u skladu je s lokalnim preferencijama.

- Ostavite dovoljno prostora oko uređaja, kako bi servisni tehničari mogli lakše pristupiti uređaju.

Upoznavanje načina rada uređaja Labotom-5

Odvojite trenutak kako biste se upoznali s lokacijom i nazivima komponenti uređaja Labotom-5.

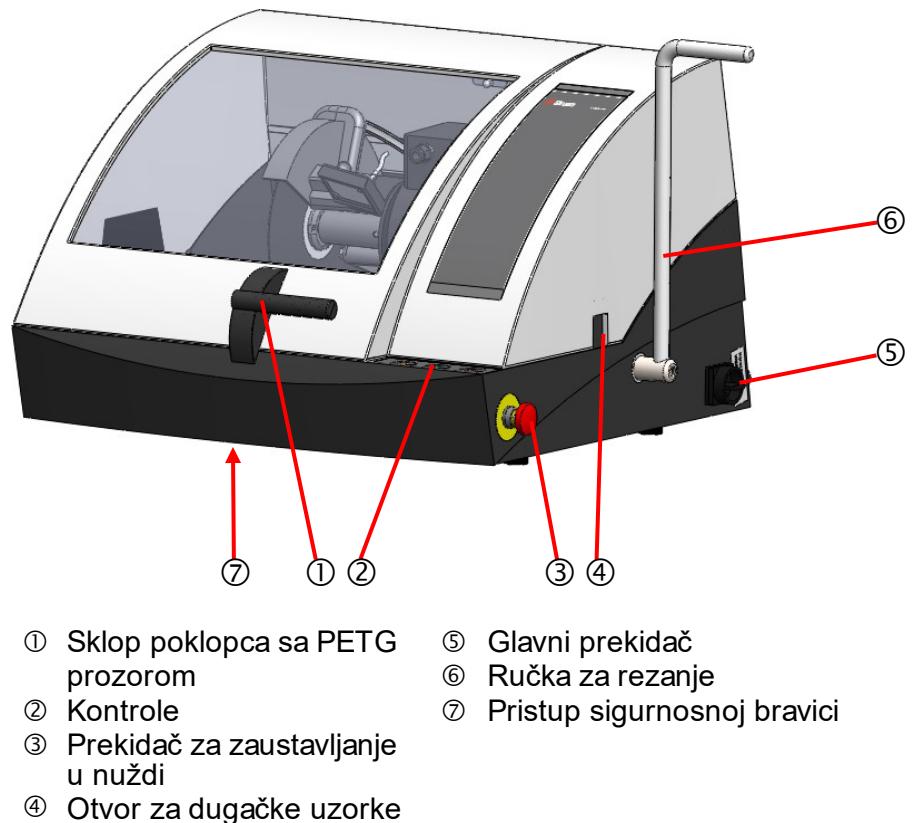

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ① Sklop poklopca sa PETG prozorom | ⑤ Glavni prekidač |
| ② Kontrole | ⑥ Ručka za rezanje |
| ③ Prekidač za zaustavljanje u nuždi | ⑦ Pristup sigurnosnoj bravici |
| ④ Otvor za dugačke uzorke | |




NAPOMENA:

Poklopac na uređaju Labotom-5 može se otvoriti samo kada je uređaj priključen na izvor napajanja, a glavni prekidač napajanja je uključen. Da biste otvorili poklopac kada uređaj nije priključen na napajanje, podignite prednji dio uređaja Labotom-5 i pažljivo ga pomaknite prema naprijed za pristup otpuštanju sigurnosne blokade. Otpustite sigurnosnu blokadu s pomoću trokutastog ključa. Imajte na umu da morate ponovno aktivirati otpuštanje sigurnosne blokade prije rukovanja uređajem Labotom-5.


Labotom-5
Upute za upotrebu

Stražnji pogled

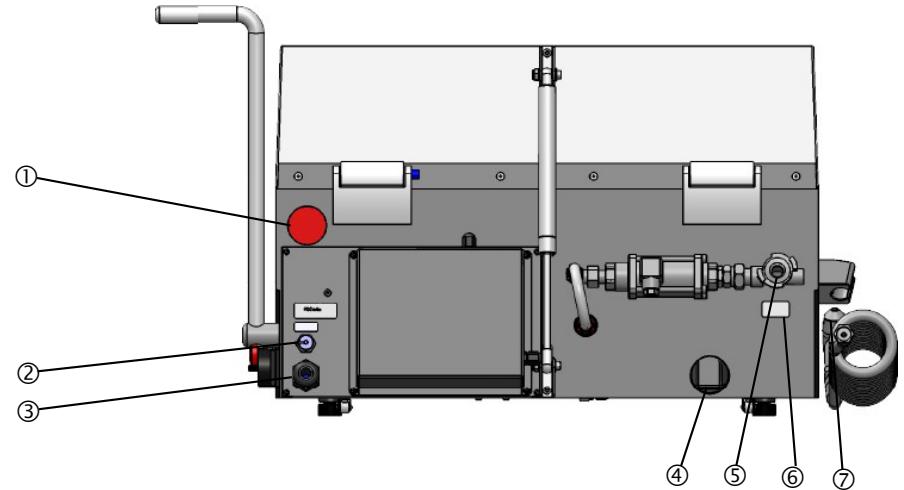

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ① Otvor za odsisni sustav | ④ Ispust vode |
| ② Priključak za jedinicu za hlađenje | ⑤ Ulaz vode |
| ③ Strujni kabel za napajanje | ⑥ Tipska pločica |
| | ⑦ Pištolj za ispiranje |

Unutar rezne komore

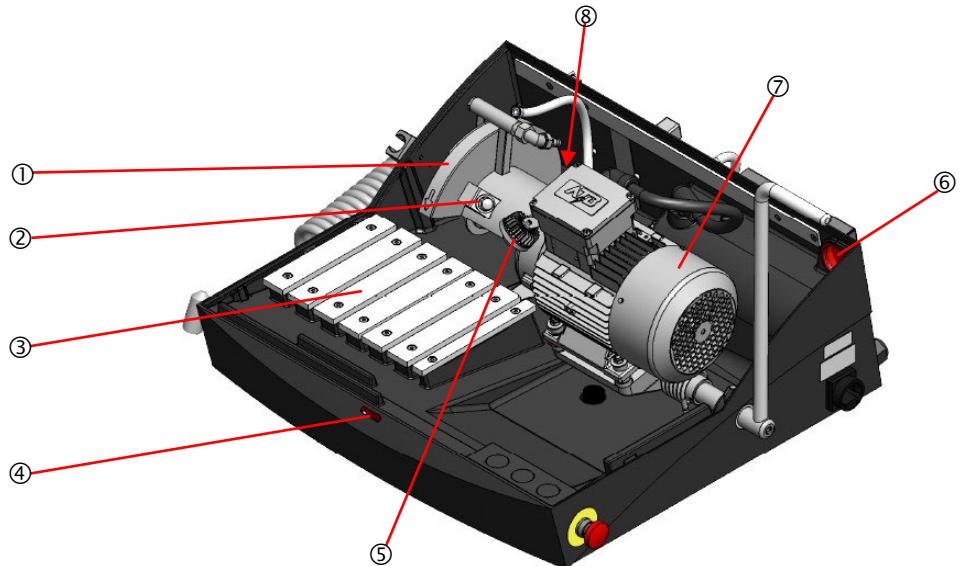

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ① Zaštita rezne ploče | ⑤ Svjetiljka |
| ② Blokada osovine | ⑥ Priklučak za vanjski sustav odvođenja pare |
| ③ Rezni stol za prihvatanje uzoraka. | ⑦ Pogonski motor - rezna jedinica |
| ④ Blokada za poklopac | ⑧ Odvod |



GLAVNI PREKIDAČ

Glavni prekidač smješten je s desne strane uređaja Labotom-5.

- Okrećite ga u smjeru kazaljke na satu da biste uključili napajanje.



ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI

- Pritisnite crveni gumb za aktivaciju.
- Zakrenite crveni gumb u smjeru kazaljke na satu za otpuštanje.



NAPOMENA:

Nemojte se koristiti zaustavljanjem u nuždi za isključivanje uređaja tijekom normalnog rada.

PRIJE otpuštanja (deaktiviranja) zaustavljanja u nuždi provjerite razlog za aktiviranje zaustavljanja u nuždi i provedite sve potrebne korektivne postupke.

Napajanje strujom



ELEKTRIČNA OPASNOST

- Uređaj mora biti uzemljen.
- Isključite napajanje tijekom instaliranja električne opreme.
- Provjerite je li napon napajanja u skladu s naponom navedenim na tipskoj pločici u bočnom dijelu uređaja. Netočan napon može dovesti do oštećenja strujnog kruga.

- Uređaj Labotom-5 tvornički je opremljen strujnim kabelom. Postavite odobreni utikač na kabel ili kabel izravno spojite na glavni vod za napajanje u skladu sa strujnim specifikacijama jedinice i lokalnim propisima:

EU kabel	UL kabel
L1 Smeđe	L1 Crno
L2 Crno	L2 Crveno
L3 Crno ili sivo	L3 Narančasto/tirkizno
Uzemljenje Žuto/zeleno	Uzemljenje Zeleno (ili žuto/zeleno)
Nula Plavo (ne upotrebljava se)	Nula Bijelo (ne upotrebljava se)



SAVJET:

Za dodatne pojedinosti pogledajte odjeljak [Tehničke pojedinosti](#) u segmentu *Referentni vodič* u *Uputama za upotrebu*.

Provjera pravilne instalacije

Provjerite rotira li se rezna ploča u smjeru koji označava strelica na zaštitnom elementu rezne ploče. Ako je smjer rotacije netočan, zamijenite dvije faze.

Povezivanje recirkulacijske rashladne jedinice

Kako bi se osiguralo optimalno hlađenje i podmazivanje, Labotom-5 mora biti opremljen rashladnom jedinicom Struers. Sustav za hlađenje 3 je rashladna konfiguracija Cooli konstruirana za upotrebu sa uređajem Labotom-5.



NAPOMENA:

Prije priključivanja rashladne jedinice na uređaj Labotom slijedite upute u Uputama za upotrebu rashladne jedinice Struers da biste ga pripremili za upotrebu.




ELEKTRIČNA OPASNOST

- Uređaj mora biti uzemljen.
- Isključite napajanje tijekom instaliranja električne opreme.
- Provjerite je li napon napajanja u skladu s naponom navedenim na tipskoj pločici u bočnom dijelu uređaja. Netočan napon može dovesti do oštećenja strujnog kruga.

Kako biste povezali uređaj Labotom-5 s rashladnom jedinicom:

- Priklučite komunikacijski kabel kontrolne jedinice Cooli u kontrolni priključak uređaja Labotom.
- Povežite crijevo za dovod vode Cooli u pumpu Cooli s pomoću elementa za brzo spajanje.
- Povežite drugi kraj crijeva s elementom za brzo spajanje ulaznog otvora za vodu uređaja Labotom.
- Umetnite cijev za odvod ① u izlazni otvor za vodu na poleđini uređaja Labotom-5 i montirajte koljenastu cijev od 90° ②. Podmažite brtveni prsten mazivom ili sapunom da biste olakšali umetanje. (Koristite koljenastu cijev ako je prikladnija ili zamijenite redoslijed kako bi koljenasta cijev bila utaknuta u uređaj, a cijev za odvod nakon nje).
- Potegnite čeličnu oprugu na udaljenosti od oko 3 cm od izlaznog crijeva i odrežite je. Savijte odrezani kraj prema središtu crijeva. Montirajte izlazno crijevo ③ na koljenastu cijev i spojite ogoljeni komad pomoću stezaljke za crijevo.
- Vodite računa da izlazno crijevo pada prema dolje kada je priključeno.
- Umetnite otvoreni kraj crijeva u otvor za montiranje u okviru na vrhu filterske jedinice Cooli. Ako je potrebno, prilagodite duljinu crijeva.
- Priklučite rashladnu jedinicu na glavno napajanje.

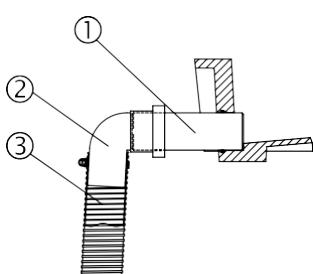

Povezivanje s vanjskim odsisnim sustavom

Struers preporučuje upotrebu odsisnog sustava jer uzorci tijekom rezanja mogu ispuštati štetne ili neugodne plinove. Jedinica je pripremljena za priključivanje na odsisni sustav putem otvora na stražnjoj strani kućišta.

- Uklonite crveni priključak iz otvora za odsis.
- Umetnite cijev promj. 50 mm / 2" u otvor za odsis.

NAPOMENA:

Provjerite je li kraj cijevi poravnat sa stijenkom uređaja Labotom-5 i osigurajte da ne „strši“ u reznu komoru.

- Montirajte odsisno crijevo svog lokalnog odsisnog sustava na cijev i pritegnite ga obujmicom.

Montaža/demontaža rezne ploče

- Gurajte reznu ručku unatrag dok se motor ne vrati u krajnji stražnji položaj.
- Pritisnite zatik za blokadu osovine na desnoj strani zaštitnog elementa rezne ploče i okrećite reznu ploču dok blokada osovine ne klikne.
- Uklonite maticu ključem.
Uklonite podložnu pločicu, prirubnicu i reznu ploču (ako je već montirana).
- Montirajte novu reznu ploču, prirubnicu, podložnu pločicu i maticu.
- Blago zategnjite maticu ključem i otpustite blokadu osovine.

NAPOMENA:

Koristite se Struersovim Vodičem za odabir reznih ploča u Katalogu potrošnog materijala na web-stranici Struers.com. Konvencionalne rezne ploče, kao što su Al₂O₃/SiC, moraju se smjestiti između dvaju kartonskih diskova kako bi se zaštitili rezna ploča i prirubnice.

Radi postizanja najveće preciznosti s dijamantnim ili CBN reznim pločama, nemojte upotrebljavati kartonske diskove.

SAVJET:

Osovina na uređaju Labotom-5 ima lijevi navoj.

Naprava za stezanje

Postoji nekoliko tipova naprava za stezanje koje su dostupne kao dodatni pribor (pogledajte [brošuru za Labotom-5](#) i [Brošuru za naprave za stezanje](#) za pojedinosti o dostupnoj ponudi – brošure su dostupne na web-mjestu Struers.com u odjeljku Library). Većina njih montira se izravno na stol za rezanje, dok se drugi, posebice za vrlo male uzorke, moraju fiksirati na stalku s pomoću držača s lastnim repom. Primjere možete pronaći u nastavku (vertikalne naprave za brzo stezanje i naprave za brzo stezanje). Naprave za stezanje naručuju se zasebno.



NAPOMENA:

Tijekom postavljanja naprava za stezanje uvijek osigurajte da ne mogu dospijeti u dodir s reznom pločom. U suprotnom, može doći do oštećenja naprave za stezanje.

Smještanje naprava za stezanje


Uvijek smjestite napravu za stezanje **paralelno** s reznim stolom (možete ravnalom provjeriti da naprava nije pod kutom u odnosu na rezni stol).

Okomiti uređaj za brzo stezanje

Uzorci promjera manjeg od 40 mm.

- Montirajte vertikalnu napravu za brzo stezanje uzorka najmanje 15 mm od kraja stola, za optimalno rezanje i jednostavnu zamjenu rezne ploče.

Primjer cilindričnog uzorka pričvršćenog vertikalnom napravom za stezanje

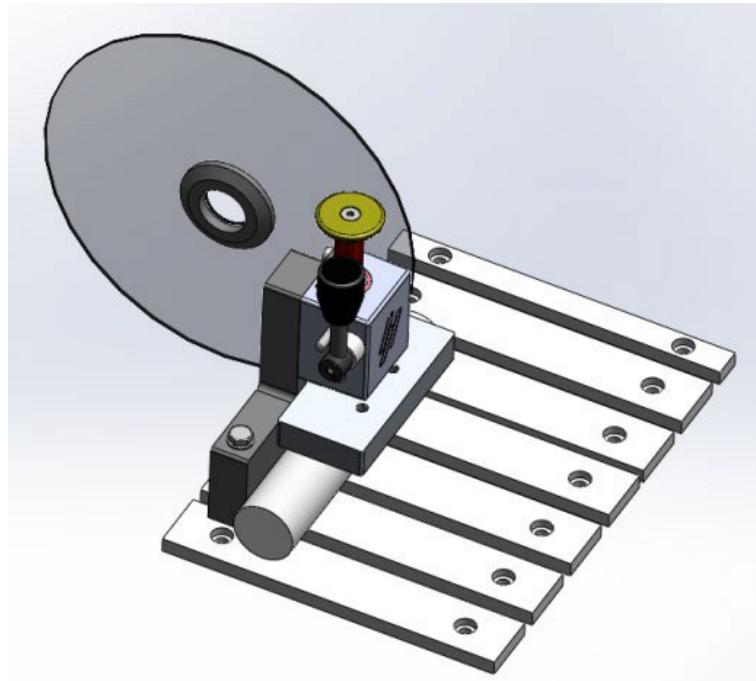

Uzorci promjera većeg od 40 mm.

- Za uzorke promjera većeg od 40 mm postavite vertikalnu napravu za brzo stezanje bliže stražnjem dijelu.




NAPOMENA:

Pobrinite se da matica rezne ploče ne može dosjeti u dodir sa pločom naprave za stezanje.

*Montaža naprave za brzo
stezanje*

- Montirajte stražnji graničnik naprave za brzo stezanje na lijevoj strani stola. *Nemojte pritezati vijke.*
- Po potrebi postavite stražnje graničnike. Pritegnite vijke ključem.
- Montirajte napravu za brzo stezanje na lijevoj strani reznog stola. Prilagodite njihove položaje kako bi odgovarali dimenzijama uzorka.
- Pritegnite vijke ključem.

Primjer cilindričnog uzorka
osiguranog napravom za brzo
stezanje

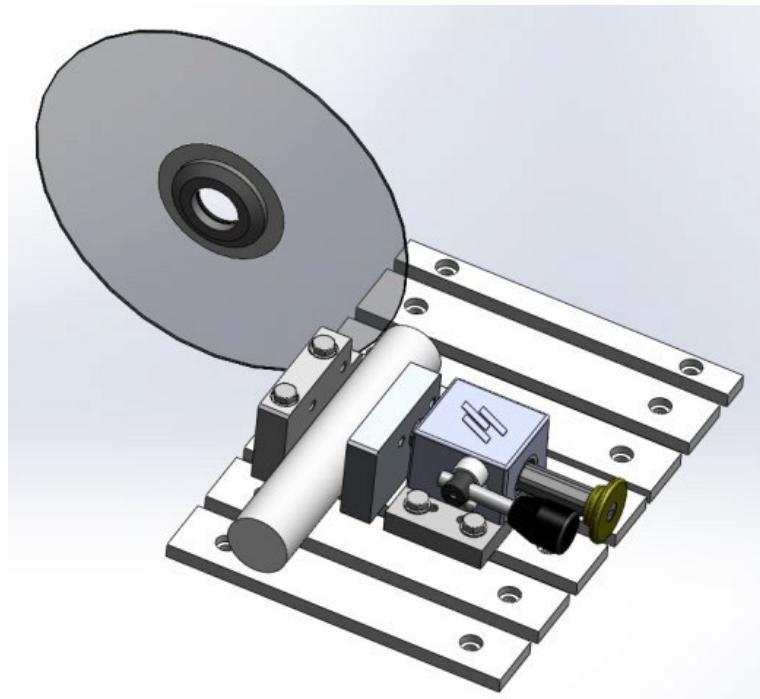

Buka

Postupanje s bukom
(tijekom rada)

Pogledajte Tehničke podatke u stražnjem dijelu Uputa za upotrebu za vrijednost razine zvučnog tlaka².

Različiti materijali imaju različite karakteristike buke.
Smanjenje brzine rotacije i/ili sile kojom se rezna ploča pritišće na uzorak smanjit će buku.
Vrijeme obrade može se povećati.



OPREZ

Dulja izloženost buci može dovesti do trajnog oštećenja sluha.
Koristite zaštitu sluha ukoliko buka premašuje razine određene lokalnim propisima.

Vibracije

Postupanje s vibracijama
(tijekom rada)

Pogledajte Tehničke podatke u stražnjem dijelu Uputa za upotrebu za informacije o ukupnoj izloženosti gornjih dijelova tijela vibracijama.

Ručno rezanje uzorka uzrokuje vibriranje rezne ručke. Kada je moguće, poduzmite mјere za smanjenje vibracija; smanjite pritisak ili se koristite rukavicom za smanjenje vibracija.




OPREZ

Rizik prijenosa vibracije sa šake na ruku tijekom ručnog rezanja. Produljena izloženost vibracijama može uzrokovati nelagodu, oštećenje zglobova ili čak neurološka oštećenja.

2. Osnovne operacije

Ovo poglavlje opisuje osnovne operacije uređaja.
Informacije o naprednim funkcijama mogu se pronaći u odjeljku
Napredni način rada u Uputama za upotrebu.

Upotreba kontrola

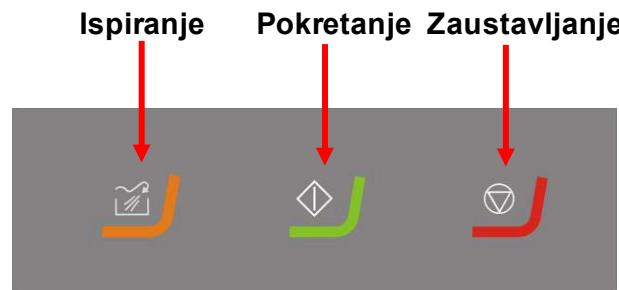

	Tipka	Funkcija
START		Pokreće uređaj. Rezna ploča počinje se rotirati i uključuje se pumpa za vodu. Ne može se aktivirati ako je poklopac rezalice otvoren ili pogonski motor preopterećen.
STOP		Zaustavlja uređaj. Rezna ploča prestaje se rotirati. Pumpa za vodu se isključuje.
FLUSH		Pokreće pumpu za vodu. Pritisnite stražnji dio tuša za ispiranje za pokretanje i upravljanje ispiranjem.

Lokacija glavnog prekidača

Pogledajte crtež u odjeljku [Upoznavanje uređaja Labotom-5.](#)

Tuš za ispiranje

Uređaj Labotom-5 isporučuje se s cjelokupnim sustavom za ispiranje. Time se omogućuje ispiranje ostataka odbačenih tijekom postupka rezanja iz rezne komore.
Ispiranjem se upravlja putem gumba na upravljačkoj ploči.



OPREZ

- Izbjegavajte dodir aditiva za rashladnu tekućinu s kožom.
- **Nemojte** pritisnati tipku FLUSH dok tuš za ispiranje nije usmjeren u reznu komoru.



Otvorite ventil.

Pokrenite pumpu.
1 = pokretanje,
2 = zaustavljanje

Pritisnite za
ispiranje.

- Izvucite tuš za ispiranje iz držača.
- Usmjerite tuš za ispiranje u reznu komoru.
- Otvorite ventil za pištolju za ispiranje.
- Pritisnite tipku FLUSH kako biste pokrenuli pumpu za vodu.
- Pritisnite stražnji dio mlaznice i očistite reznu komoru.
- Pritisnite tipku STOP kako biste zaustavili ispiranje.
- Zatvorite ventil.
- Postavite tuš za ispiranje u držač.
- Ostavite poklopac otvorenim kako bi se rezna komora mogla u potpunosti osušiti, čime se sprječava mogući nastanak korozije uslijed kondenzacije.



NAPOMENA:

Imajte na umu da postavite pištolj u držač po završetku ispiranja rezne komore.

NAPOMENA:

Nemojte izravno čistiti poklopac tušem za ispiranje jer to može dovesti do kapanja vode kada je poklopac otvoren.

Stezanje uzorka

Najpraktičniji način stezanja uzorka jest s pomoću naprave za brzo stezanje Struers (dostupan kao dodatna oprema).

- Očistite rezni stol crijevom za ispiranje.
- Postavite uzorak između prednje ploče naprave za brzo stezanje i stražnjeg graničnika (na lijevoj strani stola za rezanje).
- Po potrebi prilagodite položaj naprave za stezanje Koristite nasadni ključ.
- Spustite reznu ploču kako biste provjerili položaj reza.
- Otpustite ručicu na napravi za brzo stezanje. Gurnite napravu za stezanje prema uzorku i fiksirajte ga u položaju aktiviranjem ručice.




NAPOMENA:

Vrlo je važno da uzorak bude čvrsto i sigurno fiksiran u napravi za brzo stezanje. U protivnom se uzorak može otpustiti i dovesti do lomljenja rezne ploče i/ili neželjenih izobličenja uzorka i pribora.

Za najbolje smještanje naprave za stezanje pogledajte odjeljak [Naprave za stezanje](#) na stranici [21](#).

**Laserski pokazivač
pozicije reza**
Opcija

Laser se automatski aktivira tijekom uključivanja uređaja Labotom-5. Laserska zraka označava poziciju reza za jednostavno/praktično smještanje uzorka.

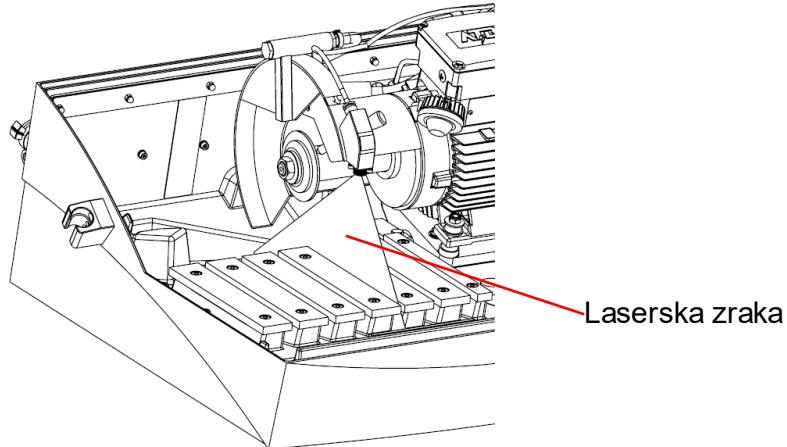

UPOZORENJE

Nemojte gledati izravno u laser.

**Pokretanje/zaustavljanje
postupka rezanja**

- Uključite glavno napajanje.
- Pažljivo zatvorite poklopac.
- Pritisnite tipku START ▶ za pokretanje uređaja. Rezna ploča se počinje rotirati i voda za hlađenje je uključena.



NAPOMENA:

Provjerite postoji li stalan protok rashladne tekućine iz mlaznica.

- Pažljivo pomičite reznu ploču prema uzorku povlačenjem rezne ručke dok ne bude u dodiru s uzorkom.
- Pustite da rezna ploča napravi mali utor u uzorku. Zatim povećajte silu i nastavite rezati. Prilagodite brzinu kojom se rezna ploča vodi kroz uzorak kako bi bila u skladu s materijalom i pločom.
- Kada je rezna ploča gotovo u cijelosti prerezala uzorak, smanjite silu rezanja.
- Vratite reznu ručicu u stražnji položaj.
- Pritisnite tipku STOP □ za zaustavljanje rezne ploče i vode za hlađenje.
- Pričekajte na otpuštanje sigurnosne blokade prije otvaranja poklopca .



NAPOMENA:

Poklopac na uređaju Labotom-5 opremljen je sigurnosnom bravicom. Rezni motor neće se pokrenuti kada je poklopac otvoren

NAPOMENA:

Ostavite poklopac otvorenim kada se uređaj ne upotrebljava kako bi se rezna komora mogla u potpunosti osušiti, čime se sprječava mogući nastanak korozije uslijed kondenzacije.

3. Održavanje

Općenito čišćenje

Kako biste osigurali dulji vijek trajanja uređaja Labotom, Struers izričito preporučuje svakodnevno čišćenje rezne komore. Temeljito očistite reznu komoru ako se Labotom-5 dulje vrijeme neće upotrebljavati.

Recirkulacijska rashladna jedinica

Za održavanje recirkulacijske rashladne jedinice pogledajte upute za upotrebu jedinice.

Svakodnevno Uređaj

- Očistite sve pristupačne površine mekom, navlaženom krpom.

SAVJET:

Nemojte koristiti suhu krpnu jer površine nisu otporne na ogrebotine. Mast i ulje mogu se ukloniti etanolom ili izopropanolom.

NAPOMENA:

Nikada nemojte upotrebljavati aceton, benzol ni slična otapala.

- Očistite reznu komoru, posebice rezni stol s T-utorom.
- **Nemojte** čistiti staklo svjetiljke alkoholom. Koristite isključivo suhu krpnu.

NAPOMENA:

Ostavite poklopac otvorenim kada uređaj nije u upotrebi kako bi se rezna komora mogla u potpunosti osušiti, čime se sprječava mogući nastanak korozije uslijed kondenzacije.

Tjedno održavanje

Uređaj se mora redovito čistiti kako bi se izbjegle posljedice oštećenja uređaja i uzoraka uslijed abrazivnih zrna ili metalnih čestica.

- Očistite lakirane površine i upravljačku ploču mekom, navlaženom krpom i uobičajenim kućanskim sredstvima za čišćenje. Za čišćenje tvrdokornih onečišćenja koristite se sredstvom Struers Cleaner (kat. br. 49900027).
- Očistite poklopac mekom, navlaženom krpom i uobičajenim kućanskim antistatičkim sredstvom za čišćenje prozora. Nemojte se služiti agresivnim ni abrazivnim sredstvima za čišćenje.

NAPOMENA:

Pobrinite se da se ostaci deterdženata ni sredstava za čišćenje ne ispiru u spremniku rashladne jedinice; doći će do prekomjernog pjenjenja.

Čišćenje rezne komore

- Uklonite napravu za stezanje (ili naprave).
 - Temeljito očistite i podmažite napravu za stezanje (ili naprave).
 - Pohranite napravu (ili naprave) za stezanje na suhom mjestu ili ih vratite na rezni stol nakon čišćenja.
- Temeljito očistite reznu komoru:
 - Prostor ispod stola za rezanje očistite tušem za ispiranje i četkom kako biste uklonili nakupljene strugotine.
- Očistite odvod u unutrašnjosti poklopca rezne komore i uklonite nakupljene strugotine.

Rashladna jedinica

- Provjerite razinu vode za hlađenje nakon 8 sati upotrebe ili najmanje jednom tjedno.
- Provjerite i, po potrebi, očistite filtre.

Mjesečno održavanje

Zamjena rashladne tekućine

- Mijenjajte rashladnu tekućinu u recirkulacijskoj rashladnoj jedinici najmanje jedanput mjesečno.



OPREZ

- Izbjegavajte dodir aditiva za rashladnu tekućinu s kožom.
- **Nemojte** pritiskati tipku FLUSH dok tuš za ispiranje nije usmјeren u reznu komoru.



NAPOMENA:

Preporučuje se nošenje rukavica tijekom ispiranja i čišćenja uređaja.

Tijekom upotrebe tuša za ispiranje preporučuje se korištenje zaštitnih naočala. Upotrebjavajte tuš za ispiranje samo za čišćenje *unutar* rezne komore.

Održavanje naprava za stezanje




NAPOMENA:

Preporučuje se temeljito čišćenje i podmazivanje naprava za stezanje u redovitim intervalima.

Prilagodba stupa za stezanje

Održavanje naprava za stezanje je dio redovita godišnjeg servisa Struers. Za pojedinosti o prilagodbama i održavanju obratite se Struersu.

Ako je na stupu za stezanje potrebno provesti blagu prilagodbu radi poboljšanja držanja uzorka:

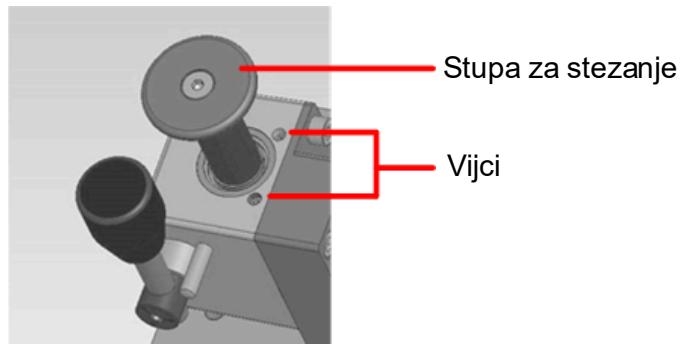

- Prilagodite dva vijka stupa za stezanje pomoću imbus ključa od 3 mm. Pažljivo okrećite svaki vijak $\frac{1}{4}$ okretaja.
- Po potrebi ponovite.



NAPOMENA:

Vijci moraju ravnomjerno pritiskati steznu jezgru. Pobrinite se da oba vijka budu podjednako pritegnuta, tj. za isti broj okretaja.

Održavanje reznih stolova

Trake od nehrđajućeg čelika (koje su dostupne kao rezervni dijelovi) moraju se zamijeniti ako su oštećene ili istrošene.

Održavanje reznih ploča

Pohrana uobičajenih reznih ploča

Rezne ploče u pravilu su osjetljive na vlagu. Stoga nemojte miješati nove, suhe rezne ploče s rabljenima, vlažnima. Pohranite nove rezne ploče na suhom mjestu i u vodoravnom položaju na stabilnoj podlozi.

Održavanje dijamantnih i CBN reznih ploča

Preciznost dijamantnih i CBN reznih ploča (a time i reza) ovisi o tome koliko se pomno sljedeće upute poštju:

- Nikada ne izlažite reznu ploču teškom mehaničkom opterećenju ni vrućini.
- Pohranite novu reznu ploču na suhom mjestu i u vodoravnom položaju na stabilnoj podlozi, po mogućnosti pod blagim pritiskom.
- Čista i suha rezna ploča neće korodirati. Stoga očistite i osušite reznu ploču prije pohrane. Po mogućnosti koristite uobičajena sredstva za čišćenje.
- Redovito premazivanje rezne ploče također je dio općenita održavanja.

Godišnje

Provjera poklopca

Dio usluge Struers ServiceGuard


Zaštitni poklopac sastoji se od kombiniranog okvira i zaslona PETG koji štiti operatera. Zaštitni poklopac mora se zamijeniti ako je oštećen.

- Pregledajte poklopac i provjerite ima li znakova istrošenosti ili oštećenja (npr. udubljenja, pukotina, oštećenja rubne brtve).

NAPOMENA:

Češće provodite provjere ako se uređaj upotrebljava za više od jedne 7-satne dnevne smjene.

Zamjena zaslona u poklopcu

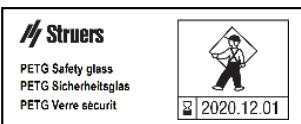

Smjesta zamijenite poklopac ako je zaslon PETG oslabljen sudarom s objektima koji se izbacuju ili ako postoje vidljive naznake istrošenosti ili oštećenja.

Provjera poklopca i zamjena zaslona dio su usluge **ServiceGuard**, ponude servisnih planova Struersa.



UPOZORENJE

Kako bi se osigurala predviđena sigurnost, poklopac se mora mijenjati svakih 5 godina³. Oznaka na zaslonu označava kada se zaslon mora zamijeniti.

³Zamjena zaslona potrebna je radi održavanja usklađenosti sa sigurnosnim zahtjevima europskog standarda EN 16089.

Čišćenje mlaznice pištolja za ispiranje

U mlaznici tuša za ispiranje mogu se nakupljati strugotine, čime se ograničava protok rashladne tekućine.

Za čišćenje:

- Odvrnite mlaznicu podesivim viličastim ključem i očistite je pod mlazom čiste vode.

Provjera sigurnosnih uređaja

Poklopac ima sustav sigurnosne bravice, kojim se sprječava pokretanje rezne ploče kada je poklopac otvoren. Također, sigurnosni mehanizam za zaključavanje onemogućuje da operater otvoriti poklopac dok se rezna ploča ne zaustavi.



NAPOMENA:

Provjeru uvijek mora provesti kvalificirani tehničar (za elektromehaniku, elektroniku, mehaniku, pneumatske sustave itd.).

- Pokrenite postupak rezanja.
 - Aktivirajte zaustavljanje u nuždi.
Ako se rezanje ne prekine, pritisnite tipku STOP □ i obratite se servisnoj službi Struersa.
 - Pokrenite postupak rezanja.
 - Pokušajte otvoriti poklopac. NEMOJTE primjenjivati silu.
Ako se poklopac otvoriti tijekom rezanja, pritisnite tipku STOP □ i obratite se servisnoj službi Struersa.
 - Aktivirajte zaustavljanje u nuždi.
Pritisnite tipku START ◁.
Ako se rezanje pokrene, pritisnite tipku STOP □ i obratite se servisnoj službi Struersa.
 - Otvorite poklopac.
 - Pritisnite tipku START ◁.
Ako se rezanje pokrene, pritisnite tipku STOP □ i obratite se servisnoj službi Struersa.
 - Pokrenite postupak rezanja.
 - Pritisnite tipku STOP □.
Postoji odgoda od 4 s između pritiskanja tipke STOP i deblokiranja poklopca . Ako je moguće otvoriti poklopac dok se rezna ploča i dalje okreće, obratite se servisnoj službi Struersa.
 - Otvorite poklopac.
 - Pritisnite tipku FLUSH☒ za aktiviranje pumpe za vodu i tuša za ispiranje. Ako rashladna tekućina počne istjecati iz zaštitnog elementa rezne ploče, pritisnite tipku STOP □ i obratite se Struersu.
 - Zatvorite poklopac.
 - Pokrenite postupak rezanja.
 - Otvorite poklopac.
Ako se poklopac otvori, pritisnite tipku STOP □ i obratite se servisnoj službi Struers.

- Provjerite funkcionira li sigurnosni zatvarač pravilno.
Sigurnosni zatvarač mora neometano kliznuti u mehanizam zaključavanja.
Ne učini li to, obratite se servisnoj službi Struersa.



UPOZORENJE

NEMOJTE upotrebljavati uređaj s neispravnim sigurnosnim sustavima. Obratite se servisnoj službi Struersa.

Rezervni dijelovi

Popis odabranih potrošnih dijelova koji se možda moraju zamijeniti tijekom vijeka trajanja uređaja može se pronaći pod Rezervni dijelovi i dijagrami u odjeljku Referentni vodič u Uputama za upotrebu.

4. Izjave opreza

Popis sigurnosnih poruka u uputama za upotrebu



OPREZ

Uredaj je težak. Pokušajte uvijek koristiti viličar i remenje.



ELEKTRIČNA OPASNOST

- Uredaj mora biti uzemljen.
- Isključite napajanje tijekom instaliranja električne opreme.
- Provjerite je li napon napajanja u skladu s naponom navedenim na tipskoj pločici u bočnom dijelu uređaja. Netočan napon može dovesti do oštećenja strujnog kruga.



OPREZ

Dulja izloženost buci može dovesti do trajnog oštećenja sluha. Koristite zaštitu sluha ukoliko buka premašuje razine određene lokalnim propisima.



OPREZ

Rizik prijenosa vibracije sa šake na ruku tijekom ručnog rezanja. Produljena izloženost vibracijama može uzrokovati nelagodu, oštećenje zglobova ili čak neurološka oštećenja. Kada je moguće, poduzmite mјere za smanjenje vibracija; smanjite pritisak ili se koristite rukavicom za smanjenje vibracija.



OPREZ

- Izbjegavajte dodir aditiva za rashladnu tekućinu s kožom.
- **Nemojte** pritiskati tipku FLUSH dok tuš za ispiranje ne bude usmjeren u reznu komoru.



UPOZORENJE

Nemojte gledati izravno u laser.



UPOZORENJE

NEMOJTE upotrebljavati uređaj s neispravnim sigurnosnim sustavima. Obratite se servisnoj službi Struersa.



UPOZORENJE

Kako bi se osigurala predviđena sigurnost, poklopac se mora mijenjati svakih 5 godina⁴. Oznaka na zaslonu označava kada se poklopac mora zamijeniti. NEMOJTE upotrebljavati uređaj s neispravnim sigurnosnim sustavima. Obratite se servisnoj službi Struersa.

⁴Zamjena prozirnog zaslona potrebna je za jamčenje usklađenosti sa sigurnosnim zahtjevima europskog standarda EN 16089.

5. Transport i skladištenje



NAPOMENA:

Sačuvajte sanduk za isporuku, pjenasti materijal ambalaže, vijke i montažne komponente za upotrebu za slučaj kada je potrebno transportirati/premjestiti uređaj Labotom.

Nekorištenje originalnog pakiranja i okova može uzrokovati teška oštećenja uređaja i poništiti jamstvo.

Slijedite ove korake:

- Odspojite napajanje, recirkulacijsku rashladnu jedinicu i odsisni sustav.
- Premjestite recirkulacijsku rashladnu jedinicu.
- Postavite trake za podizanje⁵ na predviđene podizne točke na uređaju.
- Premjestite ga na novi položaj.

Ako je uređaj vezan radi dugoročnog skladištenja ili otpreme, slijedite ove korake:

- Postavite uređaj na originalnu paletu.
- Osigurajte uređaj pomoću originalnih transportnih nosača. Zategnite osam matica ključem s torx nastavkom T30.
- Sastavite sanduk.
- Smjestite kutiju za pribor i druge neučvršćene predmete u sanduk. Kako bi uređaj bio suh, omotajte uređaj plastičnom folijom i umetnите odvlaživač (vrećicu sa silika gelom) u uređaj.

Na novoj lokaciji provjerite sljedeće:

- Postavljeni su potrebni sustavi (napajanje i odsisni sustav).
- Provjerite Kontrolni popis prije instalacije (ako ste ga izgubili, obratite se Struersu za primjerak).




ELEKTRIČNA OPASNOST

Odsajanje napajanja smije provesti samo kvalificirani tehničar (za elektromehaniku, elektroniku, mehaniku, pneumatske sisteme itd.).

⁵Remenje mora biti odobreno za najmanje dvostruku nosivost težine uređaja.

6. Zbrinjavanje

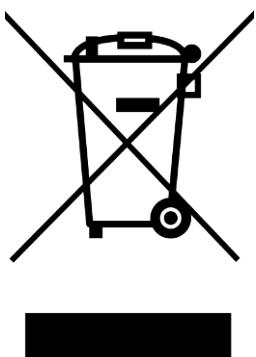

Oprema označena simbolom WEEE sadrži električne i elektroničke komponente te se ne smije zbrinuti kao običan otpad. Obratite se lokalnim nadležnim tijelima za informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.



NAPOMENA:

Strugotine se moraju zbrinuti u skladu s važećim sigurnosnim propisima za rukovanje i zbrinjavanje strugotina/aditiva u rashladnoj tekućini.

NAPOMENA:

Rashladna tekućina sadrži aditiv i strugotine nastale uslijed rezanja te se **NE** smije zbrinjavati u običnom odvodu. Rashladna tekućina mora se zbrinuti u skladu s lokalnim sigurnosnim propisima.

Ovisno o tome koji se metali režu, moguće je da bi uslijed kombinacije metalnih strugotina (ostatak rezanja) metalnog materijala s velikom razlikom u električnoj pozitivnosti (velikoj udaljenosti u elektrokemijskom nizu) moglo doći do egzotermnih reakcija u slučaju postojanja „povoljnih” uvjeta. Stoga je uvijek dobro imati na umu koji se metali režu i koja se količina strugotina stvara.

Primjeri:

U nastavku su navedeni primjeri kombinacija koji bi mogli rezultirati egzoternim reakcijama ako se tijekom rezanja/brušenja nakupi velika količina strugotina na istom uređaju i ako postoje povoljni uvjeti:

*Aluminij i bakrov
cink i bakar*

Referentni vodič

Sadržaj	Stranica
1. Struersova baza znanja.....	39
2. Napredne operacije	40
Stezanje nepravilnih uzoraka	40
Prilagodba rezne ručice.....	41
3. Pribor.....	42
4. Potrošni materijal.....	43
5. Otklanjanje problema	44
Prilagodbe	48
7. Rezervni dijelovi i dijagrami	49
Popis rezervnih dijelova.....	49
Dijelovi kontrolnog sustava povezani sa sigurnošću	50
Dijagrami	51
8. Pravne odredbe i propisi	56
Obavijest FCC-a	56
9. Tehnički podaci	58

1. Struersova baza znanja

Materijalografsko rezanje je područje sa kojim započinje većina analiza mikrostruktura. Dobro razumijevanje abrazivnog postupka rezanja može pomoći pri odabiru prikladnih načina stezanja i rezanja te time zajamčiti visoku kvalitetu reza. Smanjenje količine reznih artikala pridonijet će preostalom materijalografskom postupku te djelovati kao dobar temelj za učinkovitu i visokokvalitetnu pripremu.



SAVJET:

Preporučuje se temeljito čišćenje i podmazivanje naprava za stezanje u redovitim intervalima.

Za dodatne informacije pogledajte odjeljak [Rezanje](#) na web-mjestu Struersu.

2. Napredne operacije

Stezanje nepravilnih uzoraka

Nepravilni uzorci bez ravnih površina za stezanje moraju se stezati pomoću posebnog zateznog alata jer se uzorci ne smiju pomicati tijekom rezanja. To može dovesti do oštećenja rezne ploče ili samog uzorka. Koristite se T-utorima za montiranje posebne naprave za stezanje.

Struers nudi izbor alata za stezanje (pogledajte [Brošuru Labotom-5](#) ili [Struers Brošuru za naprave za stezanje](#) za pojedinosti o dostupnoj ponudi).

Kako biste postigli brže rezanje, smjestite uzorak tako da ploča prereže najmanji mogući presjek.

Dugački uzorci

Za rezanje uzoraka koji premašuju širinu rezne komore na lijevoj strani moguće je ukloniti ploču u poklopcu i zamijeniti opcijskim *tunelom za proširenje* (pogledajte [Pribor](#)).

Rezanje dugačkih uzoraka


Desna strana:

- Postavite uzorak, ali bez stezanja.
- Smjestite uzorak tako da može proći kroz gumeni zastor kada je poklopac zatvoren.
- Provjerite može li nagibna rezna jedinica proći tijekom rezanja.
- Stegnite uzorak.

Lijeva strana:

- Postavite uzorak u *tunel za proširenje* i sigurno ga stegnite.

Prilagodba rezne ručice

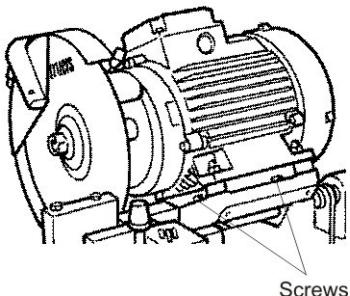

Rezna ručica tvornički je montirana na položaju koji će odgovarati većini korisnika kada je Labotom-5 smješten na stolu visokom 800 mm. Međutim, moguće je promijeniti položaj rezne ručke:

- Otpustite 2 vijka. Pazite na to da ne pomaknete rezni motor aksijalno.
- Okrenite ručicu u željeni položaj.
- Zategnite vijke.
- Provjerite može li rezna ploča proći kroz sredinu utora u reznom stolu.

Optimizacija rezultata rezanja

U sljedećoj tablici prikazani su mogući odgovori na cijeli niz uobičajenih pitanja:

Optimizacija rezultata rezanja	
Pitanje	Odgovor
Kako mogu sprječiti promjenu boje ili spaljivanje uzorka?	Primjenjujte manju silu rezanja Promijenite reznu ploču jer tvrdoča postojeće rezne ploče možda nije prikladna za tvrdoču uzorka*)
Kako mogu sprječiti nastanak oštih rubova?	Koristite se mekšom reznom pločom*) Kada su montirane naprave za brzo stezanje (opcija) i opružna stezaljka (opcija): Sigurno stegnite uzorak pomoću naprave za brzo stezanje Struers. Namjestite napravu za stezanje s oprugom kako bi sprječila pomicanje odrezanog komada uzorka na kraju rezanja.
Kako mogu sprječiti prebrzo trošenje reznih ploča?	Primijenite manju silu rezanja ili se koristite tvrdom reznom pločom*)
Kako mogu postići brže rezanje?	Smjestite uzorak tako da se prereže najmanji mogući presjek. Primjenjujte veću silu rezanja.

*) Pogledajte Vodič za odabir u [Brošuri reznih ploča Struers](#).

3. Pribor

Pribor



Specifikacija	Kat. br.
Tunel za proširenje za lijevu stranu uređaja Labotom-5 Za rezanje dugačkih uzoraka koji strše u reznu komoru. Š × Ø × V: 652 × 120 × 95 mm / 25,7 × 4,7 × 3,7" Za uzorke najveće veličine: promjer 90 mm / 3,5" ili 120 × 42 mm / 4,7" × 1,7".	06046903
Alat za lasersko poravnanje za Labotom-5 Označava položaj rezne ploče	06046912
Radni stol s policama za pohranu reznih ploča	06266101
Proširenje za radni stol	06266901
Komplet za povezivanje filterske cijevi s radnimstolom	05766935

Pogledajte i [Brošuru Labotom-5](#) za pojedinosti o cjelokupnoj dostupnoj ponudi.

Naprava za stezanje

Pogledajte i [Brošuru za naprave za stezanje Struers](#) za pojedinosti o dostupnoj ponudi.

4. Potrošni materijal

Preporučuje se upotreba potrošnog materijala Struers. Ostali proizvodi (npr. rashladna sredstva) mogu sadržavati agresivna otapala, koja otapaju npr. gumene brtve. Jamstvo možda ne pokriva oštećene dijelove stroja (npr. brtve i cijevi) kada se šteta može izravno povezati s upotrebom potrošnog materijala koji nije marke Struers.

Rezne ploče

Pogledajte Vodič za odabir u [Brošuri reznih ploča Struers.](#)

Ostali potrošni materijal

Specifikacija	Kat. br.
<i>Cooli Additive</i> Aditiv za rashladnu tekućinu 1 l 4 l	49900074 49900073
<i>Cooli Additive Pluis</i> Aditiv za rashladnu tekućinu 1 l 4 l	49900071 49900072
<i>Corrozip-Cu</i> Aditiv za rashladnu tekućinu. Za uređaje koji uglavnom režu bakar i legure bakra. 1 l 5 l	49900068 49900069
<i>Unitclean</i> Za čišćenje recirkulacijskih rashladnih jedinica za zaustavljanje rasta mikroorganizama i uklanjanje neugodnih mirisa. 1 l	49900040

5. Otklanjanje problema

Pogreška	Objašnjenje	Radnja
Problemi s uređajem		
Rezna ploča se ne rotira.	Poklopac je otvoren.	Pritisnite poklopac u cijelosti prema dolje. Ako se time ne riješi problem: Obratite se servisnoj službi Struersa.
	Otpuštanje sigurnosne blokade ručno je deaktivirano.	Ponovno aktivirajte otpuštanje sigurnosne blokade prije rukovanja uređajem Labotom-5.
	Rezni motor preopterećen je uslijed prečeste upotrebe.	Otvorite poklopac i pustite rezni motor da se hlađi 5 – 10 minuta.
Nema vode za hlađenje.	Električna veza od uređaja prema recirkulacijskoj jedinici otvorena je ili je recirkulacijska jedinica ISKLJUČENA	Provjerite je li kabel povezan i je li recirkulacijska jedinica UKLJUČENA. Puma se mora pokrenuti pri početku postupka rezanja
	Razina vode u recirkulacijskoj jedinici je niska.	Ulijte rashladnu tekućinu u spremnik recirkulacijske jedinice
Iz pištolja za ispiranje ne istječe voda.	Ventil je zatvoren.	Otvorite ventil za pištolju za ispiranje.
	Tuš za ispiranje je začepljen.	Očistite unutrašnjost tuša za ispiranje vodom i komprimiranim zrakom. Ako se time ne riješi problem: obratite se servisnoj službi Struersa.
Korodirani uzorci ili rezna komora.	Nedovoljno aditiva za rashladnu tekućinu.	Dodajte Struersov aditiv Corrozip u vodu za hlađenje u pravilnoj koncentraciji. Slijedite upute u Uputama za upotrebu za recirkulacijsku rashladnu jedinicu.
	Uredaj je ostavljen sa zatvorenim poklopcem.	Ostavite poklopac otvoren kako bi se rezna komora mogla osušiti.
Prozor poklopca je zamućen.	Nedovoljno čišćenje.	Očistite blagom sapunicom. Napomena! Odspojite odvodnu cijev sa spremnika radi sprječavanja prodiranja sapunice u spremnik. Ako se pomiješa, tijekom rada počet će se stvarati pjena.

Pogreška	Objašnjenje	Radnja
Naprava za brzo stezanje ne može pridržavati uzorak.	Naprava za stezanje nije uravnotežena.	Prilagodite dva vijka stupa za stezanje. Pogledajte odjeljak Prilagodba stupa za stezanje za pojedinosti.
	Stezna jezgra je istrošena.	Obratite se servisnoj službi Struersu.
Problemi s rezanjem		
Promjena boje ili spaljivanje uzorka.	Tvrdoća rezne ploče neprikladna je za tvrdoču/dimenzije uzorka.	Pogledajte Vodič za odabir u Brošuri reznih ploča Struers .
	Prevelika se sila primjenjuje na reznu ploču.	Primjenujte manju силу на reznu ploču.
	Neprikladno hlađenje.	<ul style="list-style-type: none"> – Provjerite postoji li dovoljna količina vode u recirkulacijskoj rashladnoj jedinici. – Provjerite protok vode za hlađenje pritiskom tipke FLUSH. <p>Provjerite protok vode iz recirkulacijske rashladne jedinice.</p> <p>Očistite cijev vode za hlađenje.</p> <p>Po mogućnosti koristite komprimirani zrak.</p>
Neželjeni oštiri rubovi.	Pretvrda ploča.	Pogledajte Vodič za odabir u Brošuri reznih ploča Struers .
	Prevelika sila na reznoj ploči blizu kraja rezanja.	Smanjite silu rezanja potkraj postupka.
	Nedostatak potpore.	Ako je moguće, poduprite uzorak s obje strane.
Različita kvaliteta rezanja.	Cijev vode za hlađenje je začepljena.	<p>Provjerite protok vode za hlađenje pritiskom tipke FLUSH.</p> <p>Provjerite protok vode iz recirkulacijske rashladne jedinice.</p> <p>Očistite cijev vode za hlađenje. Po mogućnosti koristite komprimirani zrak.</p>
	Nedovoljna količina vode za hlađenje.	Ponovno napunite spremnik vodom. Sjetite se dodati Struersov aditiv Corrozip.
Rez se pomiciće ustranu.	Prvobitna brzina rezanja je prevelika.	Pričekajte da rezna ploča zareže početni utor na uzorku, pa tek onda nastavite rezanje.
	Prevelika se sila primjenjuje na reznu ploču.	Primjenujte manju silu na reznu ploču.

*Labotom-5
Upute za upotrebu*

Pogreška	Objašnjenje	Radnja
Rezna ploča se lomi.	Nepravilno postavljanje rezne ploče.	<ul style="list-style-type: none"> - Provjerite ima li otvor pravilan promjer. - Provjerite postoji li kartonska podložna pločica s obje strane rezne ploče (samo za standardne rezne ploče). - Matica mora biti zategnuta.
	Neispravno stezanje uzorka.	Pobrinite se za to da samo jedna strana uzorka bude čvrsto zategnuta. Druga bi strana morala biti samo blago zategnuta. Koristite se potpornim alatima (opcija) ako geometrija uzorka iziskuje potporu.
	Nedovoljna potpora uzorka.	Poduprite slobodan kraj uzorka.
	Pretvrda rezna ploča.	Pogledajte Vodič za odabir u Brošuri reznih ploča Struers .
	Prevelika se sila primjenjuje na reznu ploču.	Primjenujte manju silu na reznu ploču.
Rezna ploča prebrzo se troši.	Prevelika se sila primjenjuje na reznu ploču.	Primjenujte manju silu na reznu ploču.
	Rezna ploča premekana je za dotični zadatak.	Pogledajte Vodič za odabir u Brošuri reznih ploča Struers .
	Labotom-5 vibrira (istrošeni ležajevi).	Obratite se servisnoj službi Struersu.
Smjer rezne ploče nije pravilan.	Netočan električni priključak	Ako je smjer rotacije netočan, zamijenite dvije faze. Pogledajte stranicu 18

Labotom-5
Upute za upotrebu

Pogreška	Objašnjenje	Radnja
Rezna ploča ne reže kroz uzorak.	Pogrešan odabir rezne ploče.	Pogledajte Vodič za odabir u Brošuri reznih ploča Struers .
	Istrošena rezna ploča.	Zamijenite reznu ploču.
	Rezna ploča zapinje u uzorku zbog unutarnjeg naprezanja uzorka.	Poduprite uzorak i zategnite ga s obje strane rezne ploče tako da rez može ostati otvoren. Izradite reljefni rez: režite do otprilike polovice uzorka. Okrenite uzorak 180° i smjestite rez oko 1 – 2 mm od središta.
Uzorak se slama kada je stegnut.	Uzorak je lomljiv.	Smjestite uzorak između dviju polistirenskih ploča. Napomena! Uvijek vrlo pažljivo režite lomljive uzorke.
Uzorak je korodiran.	Uzorak je predugo bio u reznoj komori.	Ostavite poklopac otvoren kada se udaljavate od uređaja.
	Nedovoljno aditiva za rashladnu tekućinu.	Dodajte Struersov aditiv Corrozip u vodu za hlađenje u pravilnoj koncentraciji.

6. Servis

Struers preporučuje provedbu redovite servisne provjere nakon svakih 1500 sati upotrebe.


Struers nudi niz sveobuhvatnih planova održavanja koji zadovoljavaju potrebe naših klijenata. Ta ponuda usluga naziva se **ServiceGuard**.

Planovi održavanja obuhvaćaju provjeru opreme, zamjenu potrošnih dijelova, prilagodbe/kalibraciju za optimalan rad te završnu funkciju provjera.

Servisiranje i podmazivanje uređaja Labotom-5 i naprave za brzo stezanje dio je programa redovitog održavanja Struersa. Struers preporučuje provedbu redovite servisne provjere nakon svakih 1500 sati upotrebe.

Obratite se servisnoj službi Struersa za servisiranje uređaja.

Prilagodbe

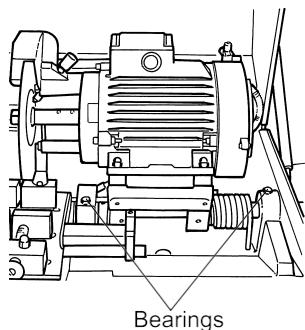

Nagibna rezna jedinica morala bi pružati blagi otpor tijekom premještanja. Previše trenja bit će zamorno tijekom rada, dok bi premala količina trenja mogla uzrokovati prekomjerne vibracije tijekom rezanja. Trenje je tvornički namješteno, ali se može promijeniti tijekom upotrebe. Za prilagodbu trenja:

- Upotrijebite ključ od 24 mm, koji se upotrebljava i za pozicioniranje naprave za brzo stezanje i stražnjeg graničnika.
- Prilagodite trenje u ležaju za nagibnu reznu jedinicu.

7. Rezervni dijelovi i dijagrami

Popis rezervnih dijelova

U nastavku se nalazi popis odabralih rezervnih dijelova koje će možda biti potrebno zamijeniti tijekom vijeka trajanja uređaja.

Za dodatne informacije ili provjeru dostupnosti ostalih zamjenskih dijelova obratite se lokalnom servisnom odjelu Struersa. Podatci za kontakt dostupni su na web-mjestu Struersa.

Rezervni dio	El. ref.	Kat. br.:
Ploča za T-utor, 40 mm × 225 mm, 6 kom.	R6040280	
Ploča za T-utor, 20 mm × 225 mm	R6040281	
Zaštitni poklopac, sastavljen	R16040021 *	
Zaštitni gumeni zastor (stražnji)	R60402229	
Uljni amortizer za poklopac	RYS20098	
Torzijska opruga, Ø 38,5 × 7,5	R6040242	
Potisna prirubnica	R5320226	
Vanjska prirubnica s maticom	R5320225	
Kontaktor motora J7KN	K2, K4	2KM71801 *
Zaštitni element, sastavljen		R6040032 *
Zatik za blokadu		15320291 *
Kontaktna blokada NC	S1.1, S1.2	2SB10071 *
Strujni priključni relj	K1	2KL20124 *
Zaustavljanje u nuždi 22 tipa RV	S1	2SA10400 *
Višenamjenskitimer	KT1	2KT00003 *
Sigurnosna šarka s vijcima M12	SS1	2SS48085 *
Koaksijalni elektromagnetski ventil, mjedeno tijelo, 24 V DC	Y1	R6040018 *
Elektromagnetski AZM70 sigurnosni prekidač	YS1	2SS00023 *
Sigurnosna relejna jedinica	KS1	2KS10006 *
Silikonsko crijevo Ø8/Ø13, 0,5 m		2NU19213
Tunel za proširenje, sastavljen		16040060
Sastavljeni gumeni zastor za vanjski tunel		16042909



Informacije

*) SRP/CS (dijelovi kontrolnog sustava povezani sa sigurnošću). Dijelovi koji utječu na siguran rad uređaja.

Dijelovi kontrolnog sustava povezani sa sigurnošću (SRP/CS)

Sigurnosni strujni krug / kontrolni sustav	Opis	Proizvođačev kat. br.
Sigurnosni strujni krug za zaustavljanje u nuždi	Sigurnosna šarka s vijcima M12	HP AB052D-KAM
	Kontaktna blokada NC	MTO
Sigurnosni krug za zaključavanje	Napojni relaj	G2R-1-S
	Kontaktor motora	J7KN 18D 01 24VAC
sigurnosni krug sa zaključavanjem poklopca	Koaksijalni elektromagnetski ventil, serija 287, mjedeno tijelo 2/2 NC G3/8 D=10 Potpuni 24 V DC	SC G287A001.24/50
bravica za zaključavanje poklopca	Sigurnosna relajna jedinica	G9SB-3012-A
Sigurnosni strujni krug za rashladnu tekućinu	Zaustavljanje u nuždi 22 tipa	RV Rondex
Ostali kontrolni sustavi	elektromagnetna bravica	AZM 170SK-02/01ZRK-2197
	Sklop poklopca sa PETG prozorom	Proizvođač Struers
	Sklop zaštitnog elementa	Proizvođač Struers
	Višenamjenski timer	H3DS-ML

Kat. br. Struersa navedeni su na popisu Rezervni dijelovi.



UPOZORENJE

Ključne sigurnosne komponente moraju se zamjeniti nakon najduljeg vijeka trajanja od 20 godina.
Obratite se servisnoj službi Struersa za informacije.



NAPOMENA:

Zaslon PETG mora se zamjeniti nakon vijeka trajanja od 5 godina.

Zamjenu ključnih sigurnosnih komponenti smije provesti samo inženjer ili kvalificirani (elektromehanički, električni, mehanički, pneumatski itd.) tehničar Struersa.

Ključne sigurnosne komponente smiju se zamjenjivati samo komponentama s najmanje jednakom razinom zaštite.

Obratite se servisnoj službi Struersa za informacije.

Labotom-5
Upute za upotrebu

Dijagrami

Blok dijagram Labotom-5 16043051B
Dijagram strujnog kruga Labotom-5 (3 stranice) 16043101C

1

2

3

4


5

D


C

B

A

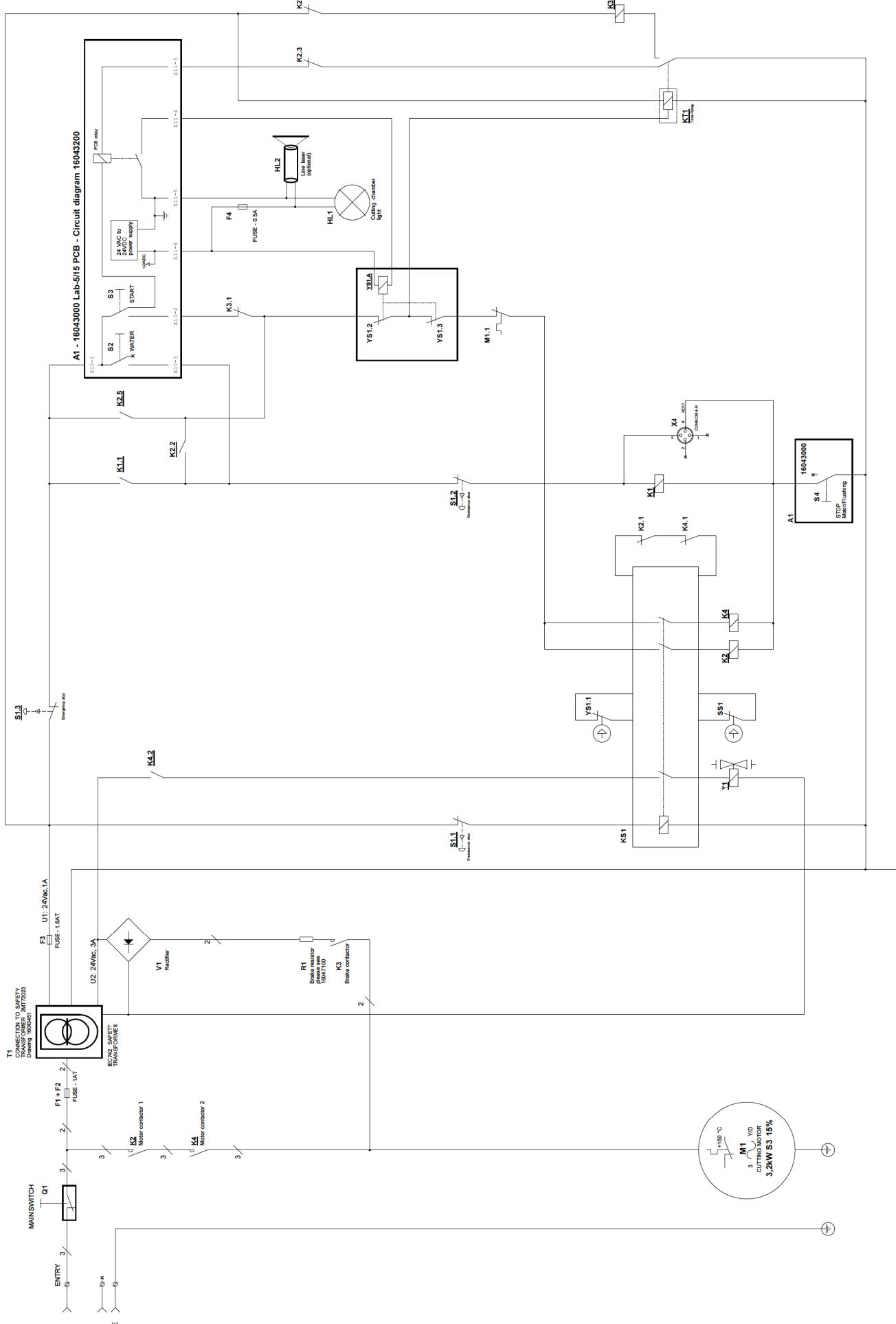

TRANSFORMER PRIMAR SIDE

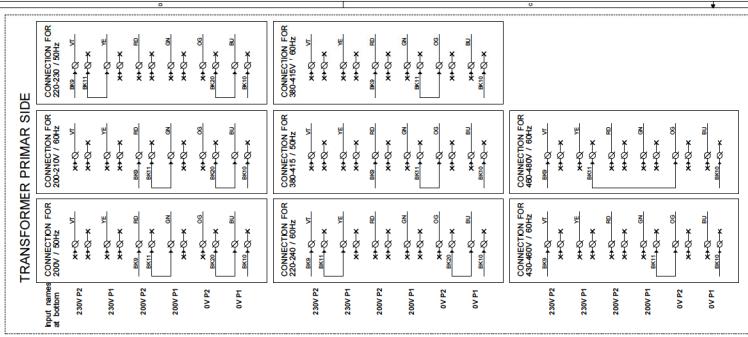

SEE REQUIREMENTS FOR MAINS CABLE
MUST BE EXTERNALLY FUSED
 Fmax. See note #2

- note #1
 Transformer Drawing - 10040461

Connection for 230V/50Hz and 230V/60Hz

see note #2

T1

Transformer Drawing - 10040461
 Connection for 230V/50Hz and
 230V/60Hz

see note #2

RD1 - 20A/C

To F3.S - Page 2

RD1 - 20A/C

U1 - 0mA/C

RD39 - 2 x 0.75 mm²

AV


MAIN SWITCH

Q1

MAIN

SWITCH

MAIN

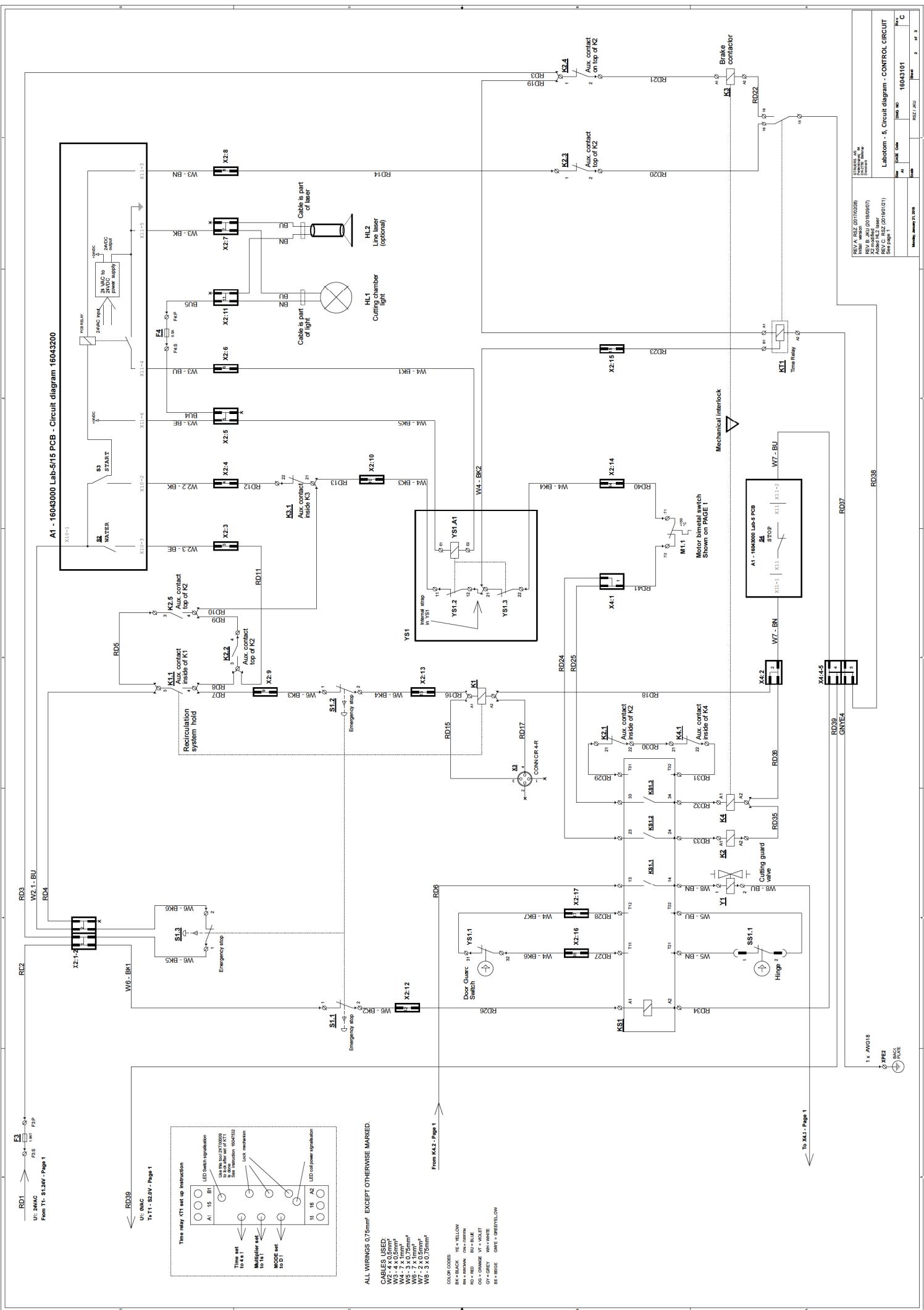

8. Pravne odredbe i propisi

Obavijest FCC-a

Ova je oprema ispitana i ustanovljeno je da je u skladu s granicama za digitalni uređaj razreda A u skladu s Dijelom 15. Pravila FCC-a. Te su granice osmišljene za pružanje razumne zaštite protiv štetnih smetnji kada se opremom rukuje u komercijalnom okruženju. Ova oprema generira, rabi i može zračiti radio frekvencijskom energijom i, ako se ne instalira i upotrebljava u skladu s Uputama za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radiokomunikaciji. Rukovanje ovom opremom u stambenom području vjerojatno će uzrokovati štetne smetnje, u slučaju čega će korisnik morati otkloniti smetnje o vlastitu trošku. U skladu s Dijelom 15.21 Pravila FCC-a sve promjene ili izmjene ovog proizvoda koje nije izričito odobrio Struers ApS mogu uzrokovati štetne smetnje u radiokomunikaciji i poništiti korisnikovo pravo na rukovanje opremom.

EN ISO 13849-1

Sigurnosni dijelovi kontrolnog sustava (SRP/CS) ocijenjeni su u skladu sa standardima EN 13849-1:2015 i EN 60204-1:2006. Svi dijelovi SRP/CS ograničeni su na vijek trajanja od 20 godina. Po isteku toga razdoblja potrebno je zamijeniti sve komponente.

9. Tehnički podaci

Predmet		Specifikacije	
		Metričke/međunarodne vrijednosti	SAD
Rezanje	Konstantna snaga rezanja [S3 60 %]	2,2 kW	3,0 KS
	Rotacijska brzina	2845 / 2910 o/min (50 Hz) 3450 / 3520 o/min (60 Hz)	3450 / 2910 o/min (60 Hz)
	Brzina ploče, rezna ploča promjera 250 mm	37,2 / 38,1 m/s (50 Hz) 45,1 / 46 m/s (60 Hz)	101 / 103 mi/h (60 Hz)
	Isprekidana snaga rezanja [S3 15 %]	3,2 kW	4,3 KS
Rezna ploča	Promjer × debljina × otvor	250 × 1 – 1,5 × 32 mm	9,8 × 0,04 – 0,06 × 1,26"
Prirubnica za reznu ploču	Promjer	62,5 mm	2,5"
Rezna komora	Dimenzije	Pogledajte crteže na stranici 61 .	
	Otvor za uzorce koji strše:		
	Na lijevoj strani		
	Širina × visina	120 mm × 42 mm	4,7" × 1,7"
	Promjer	90 mm	3,5"
	Na desnoj strani Širina/visina	16 mm	0,6"
Rezni stol	Širina Dubina T-utori Pogledajte crteže na stranici 61 .	316 mm 225 mm 10 mm, 5 kom.	12,4" 8,9"
Kapacitet rezanja	Maks. promjer rezanja Za ostale dimenzije: pogledajte ilustraciju na 62. stranici . (Stvarna brzina rezanja ovisi o materijalu uzorka, reznoj ploči i tehnici stezanja).	90 mm	3,5"
Odvodenje para	Promjer za priključnu cijev Preporučeni kapacitet: pri 0 mm /0" stupca vode	50 mm 50 m ³ /h	2,0" 1750 ft ³ /h

*Labotom-5 Upute
za upotrebu*

Predmet	Specifikacije		
	Metričke/međunarodne vrijednosti	SAD	
Dimenzije i težina	<i>Labotom-5</i>		
	Širina	700 mm	27,6"
	Širina s ručicom i pištoljem za ispiranje	960 mm	37,8"
	Dubina	760 mm	29,9"
	Dubina s utikačem	808 mm	31,8"
	Visina, uređaj	440 mm	17,3"
	Visina, ručica	520 mm	20,5"
	Visina, otvoren poklopac	942 mm	37,1"
	Težina	75/76 kg	165/167 lbs
	<i>Neobvezna stolna jedinica Struers</i>		
	Širina:	900 mm	35,5"
	Dubina:	750 mm	29,5"
	Visina:	800 mm	31,5"

Predmet	Specifikacije
Direktive EU-a	Pogledajte Izjavu o sukladnosti
Razina buke ⁶	U praznom hodu, na udaljenosti od 1,0 m / 39,4" od uređaja. $L_{WA} = 60 \text{ dB(A)}$ nesigurnost K = 4 dB(A)
Razina vibracija	Ukupna izloženost gornjih dijelova tijela vibracijama ne premašuje 2,5 m/s ² .
Radno okruženje	Temperature okoline
	35 – -85% RV bez kondenziranja
Uvjeti pohrane	-25 – 55 °C / -13 – 131 °F


⁶ Razina buke: Navedene su vrijednosti razine emisije i nisu nužno razine za siguran rad. Unatoč tome što postoji suodnos između emisije i razina izloženosti, to se ne može pouzdano upotrebljavati za utvrđivanje jesu li dodatne mjere opreza potrebne ili nisu. Čimbenici koji utječu na stvarnu razinu izloženosti radne snage uključuju karakteristike radne prostorije, ostale izvore buke itd., tj. broj uređaja i obližnjih procesa. Također, dopuštena razina izloženosti može se razlikovati ovisno o dotičnoj državi. Međutim, te informacije omogućit će korisniku uređaja bolju procjenu opasnosti i rizika.

Labotom-5 Upute za upotrebu



Predmet		Specifikacije		
Podaci o električnoj energiji	Napon/frekvencija	Nazivno opterećenje	Maks. opterećenje	Jakost struje pri najvećem opterećenju motora
	3 × 200 / 50	10,4 A	20,8 A	9,4 A
	3 × 220 – 230 / 50	8,5 A	17,0 A	7,5 A
	3 × 380 – 415 / 50	5,3 A	10,6 A	4,3 A
	3 × 200 – 210 / 60	11,0 A	22,0 A	10,0 A
	3 × 220 – 240 / 60	9,7 A	19,4 A	8,7 A
	3 × 380 – 415 / 60	6,0 A	12,0 A	5,0 A
	3 × 460 – 480/60	5,2 A	10,4 A	4,2 A
Važno: Labotom-5 mora se osigurati vanjskim osiguračima, pogledajte prethodne podatke za potrebne veličine osigurača.				
Specifikacije kabela napajanja	Napon / frekvencija:	Min. veličina osigurača	Maks. veličina osigurača	Dimenzije isporučenog kabela
	3 × 200 / 50	25 A	40 A	3 × 4 mm ² + PE + N
	3 × 220 – 230 / 50	25 A	40 A	3 × 4 mm ² + PE + N
	3 × 380 – 415 / 50	20 A	40 A	3 × 2,5 mm ² + PE + N
	3 × 200 – 210 / 60	25 A	30 A	3 × AWG12 + PE + N
	3 × 220 – 240 / 60	25 A	30 A	3 × AWG12 + PE + N
	3 × 380 – 415 / 60	20 A	30 A	3 × AWG14 + PE + N
	3 × 460 – 480 / 60	20 A	30 A	3 × AWG14 + PE + N
Važno: Lokalni standardi možda imaju prednost pred preporukama za kabel glavnog napajanja. Ako je potrebno, obratite se kvalificiranom električaru i provjerite koja je opcija prikladna za lokalnu instalaciju.				
Zaštitna sklopka	Preporučuje se tip A, 30 mA (ili bolja inačica).			
Specifikacije sigurnosnog strujnog kruga			Dizajnirano za minimalnu usklađenost:	
	Prekidač za hitni prekid strujnog kruga		ISO 13849-1:2015, kat. 1 Pl c	
	Sigurnosnikrug sa bravicom		ISO 13849-1:2015, kat. B Pl a	
	sigurnosni krug sa zaključavanjem poklopca		ISO 13849-1:2015, kat. 3 Pl d	
	bravica za zaključavanje poklopca		ISO 13849-1:2015, kat. 1, Pl b	
	Sigurnosni strujni krug za rashladnu tekućinu		ISO 13849-1:2015, kat. 1, Pl c	

*Labotom-5 Upute
za upotrebu*

Dimenzije reznog stola

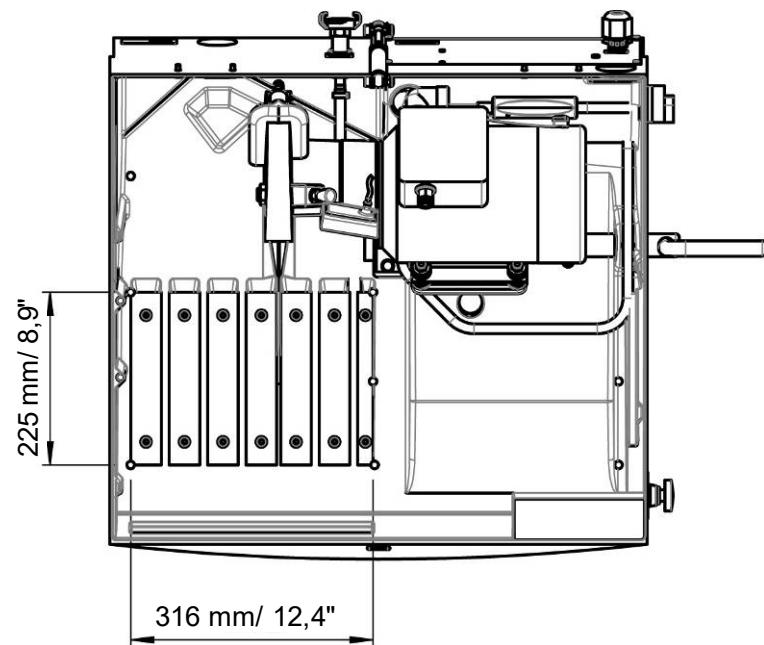

Dimenzije rezne komore

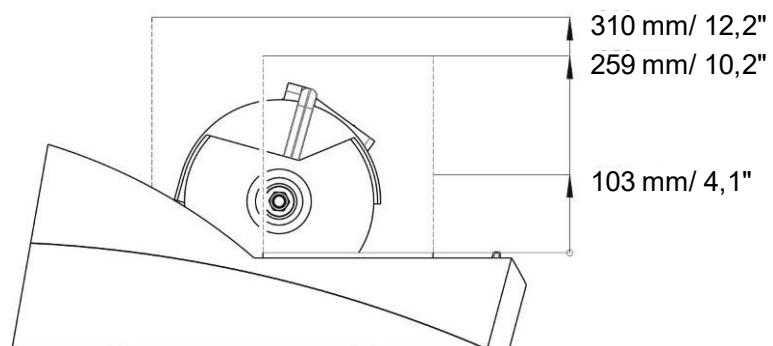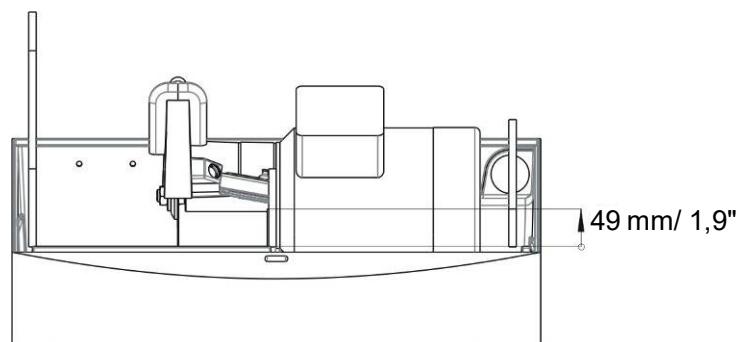


Labotom-5 Upute za upotrebu

Dimenzije uzorka za rezanje

Na crtežu je prikazan predviđeni kapacitet rezanja u mm, pri zadovoljenim sljedećim uvjetima:

Nova rezna ploča. Uzorak je položen izravno na stol za rezanje. Upotrebljava se vertikalnu napravu za stezanje.

Stvarna brzina rezanja ovisi o materijalu uzorka, reznoj ploči i tehniци stezanja.

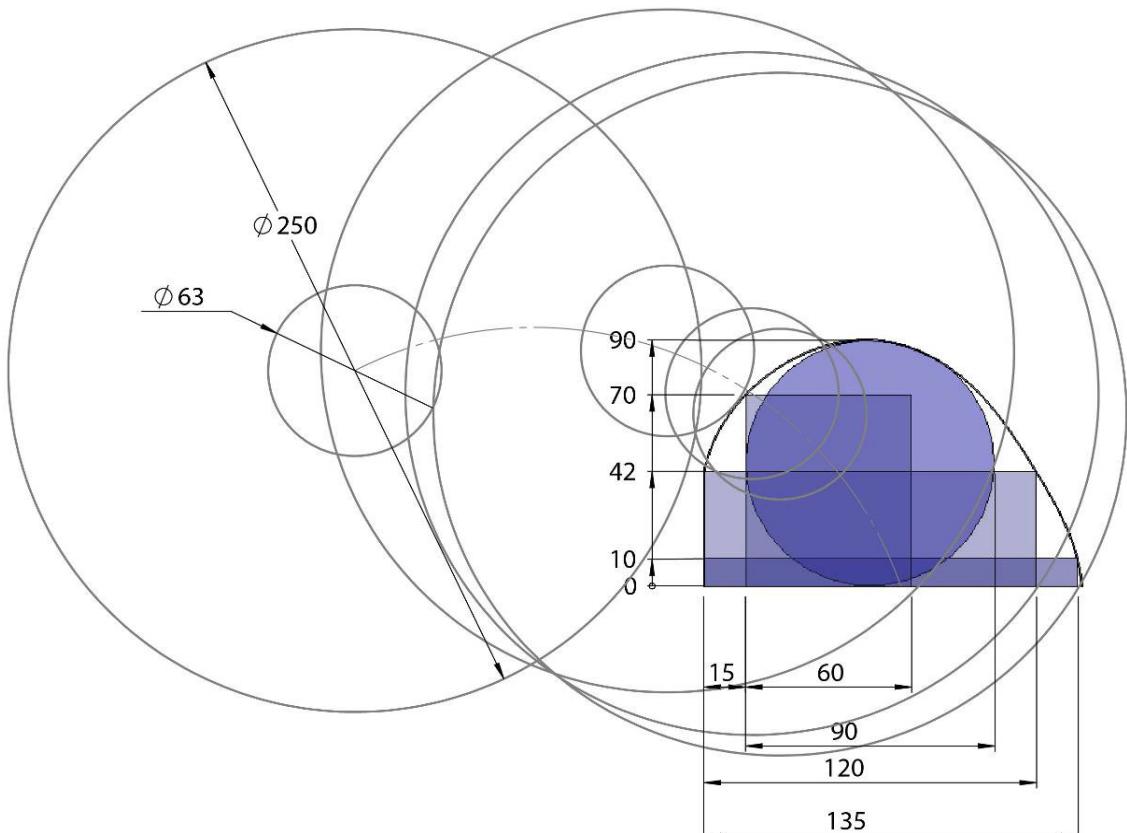

Rezna ploča (različite veličine).

*Uzorci za rezanje
(zasjenčana područja).*

Brzi vodič za uporabu

Stezanje uzorka

- Postavite uzorak u prikladnu napravu za stezanje na lijevoj strani reznog stola.
- Provjerite da je uzorak sigurno stegnut.

Pokretanje/zaustavljanje rezanja

- Pažljivo zatvorite poklopac.
- Pritisnite tipku START ♦. Rezna ploča počinje se rotirati i voda za hlađenje počinje teći.
- Spustite reznu ploču na uzorak polaganim povlačenjem rezne ručke dok ne dođe u dodir s uzorkom. Nemojte primjenjivati preveliku silu tijekom rezanja.
- Pustite da rezna ploča napravi mali utor u uzorku. Povećajte pritisak i održavajte ga konstantnim tijekom rezanja.
- Kada je rezna ploča gotovo u cijelosti prerezala uzorak, potrebno je smanjiti pritisak tj. silu rezanja.
- Nakon rezanja vratite reznu ploču u stražnji položaj. Zaustavite reznu ploču i recirkulaciju vode za hlađenje pritiskom tipke STOP □.
- Otvorite poklopac i otpustite napravu za stezanje.
- Uklonite odrezani dio i uzorak koji ste rezali.

Demontaža rezne ploče

- Gurajte reznu ručku unatrag kako bi se rezna jedinica vratila u krajnji stražnji položaj.
- Pritisnite zatik za blokadu osovine na desnoj strani zaštitnog elementa rezne ploče i okrećite reznu ploču dok blokada osovine ne klikne.
- Uklonite maticu pomoću ključa. Uklonite podložnu pločicu, prirubnicu i staru reznu ploču.

Montaža rezne ploče

- Ostavite reznu jedinicu u stražnjem položaju.
- Stavite reznu ploču unutar zaštitnog pokrova, tako da osovina prođe kroz središnju rupu.
- Montirajte prirubnicu, podložnu pločicu i maticu.
- Pritisnite zatik za blokadu osovine na desnoj strani zaštitnog elementa rezne ploče i okrećite reznu ploču dok blokada osovine ne klikne.
- Blago zategnite maticu s pomoću ključa i otpustite blokadu osovine.

Čišćenje rezne komore

- Uklonite tuš za ispiranje iz držača.
- Usmjerite tuš za ispiranje u reznu komoru.
- Otvorite ventil na tušu za ispiranje.
- Pritisnite tipku FLUSH  kako biste pokrenuli pumpu za vodu.
- Pritisnite stražnji dio mlaznice i očistite reznu komoru.
- Pritisnite tipku STOP □ kako biste zaustavili ispiranje.
- Zatvorite ventil.
- Postavite tuš za ispiranje u držač.

Labotom-5, Kontrolni popis prije instalacije

Pročitajte Upute za instalaciju i Upute za
upotrebu *prije* instalacije uređaja.

Preduvjeti za instalaciju

- Odvijač / nastavak: T30 Torx
- Stol – s nosivošću od najmanje 200 kg / 440 lbs kg
- Priključak za električni kabel (pogledajte tablicu na stranici 5 za pojedinosti)
- Vanjska zaštita od kratkog spoja (pogledajte tablicu na stranici 5 za pojedinosti)
- Prekidač za diferencijalnu struju (pogledajte tablicu na stranici 5 za pojedinosti)


Potreban pribor i potrošni materijal

(naručuje se zasebno)


- Rezne ploče i naprava za stezanje
(Pogledajte *Brošuru Labotom-5* i *Struers Brošuru za rezne ploče* za pojedinosti o dostupnoj ponudi).
- Recirkulacijska rashladna jedinica
- Aditiv za recirkulacijsku rashladnu jedinicu

Preporuka

- Odsisni sustav 50 m³/h / 1750 ft³/h pri 0 mm/0" stupca vode

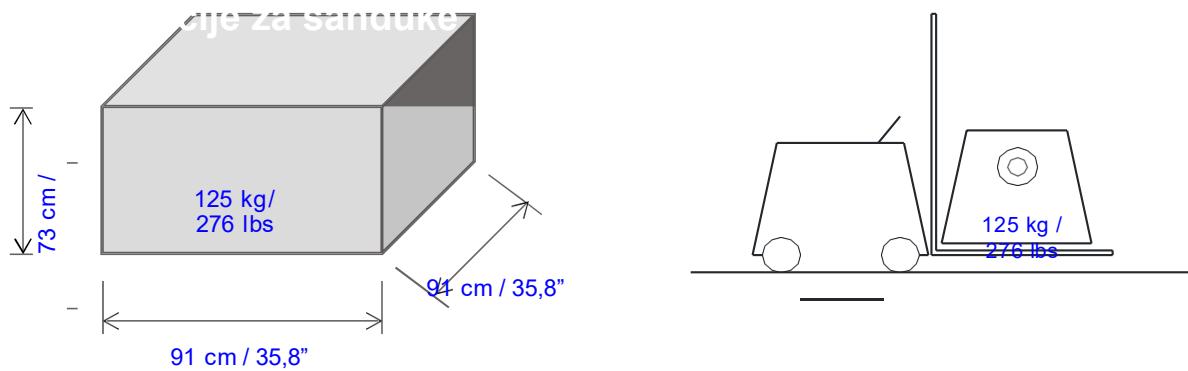


Otpakiranje

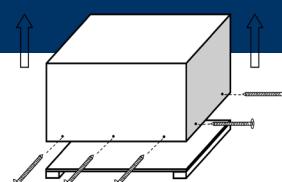

Lokacija

Stroj se mora postaviti u blizini izvora napajanja. Stroj je izveden tako za smještaj na stol. Stol mora imati najmanju nosivost od 200 kg / 440 lbs.

Minimalne dimenzije:

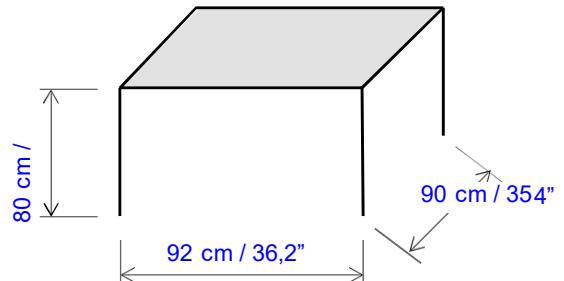

Radni stol konstruiran za rezne uređaje Struers za postavljanje na stol dostupan je kao pribor pod kat. br. 06266101. Recirkulacijska rashladna jedinica pristaje u pretinac stola.

Za ostale stolove provjerite postoji li dovoljno prostora ispod / pokraj stola za recirkulacijsku rashladnu jedinicu.


Podizanje

Težina: 75 kg / 165 lbs


- Podižite Labotom pridržavanjem ispod baze stroja, s lijeve i s desne strane.
- Podignite uređaj na stol.
- Podignite prednji dio uređaja i pažljivo ga postavite na predviđeno mjesto s pomoću kotačića.
- Provjerite stoji li uređaj sigurno na stolu, tako da sve 4 gumene nožice dodiruju stol.

Dimenzije


Sprijeda:

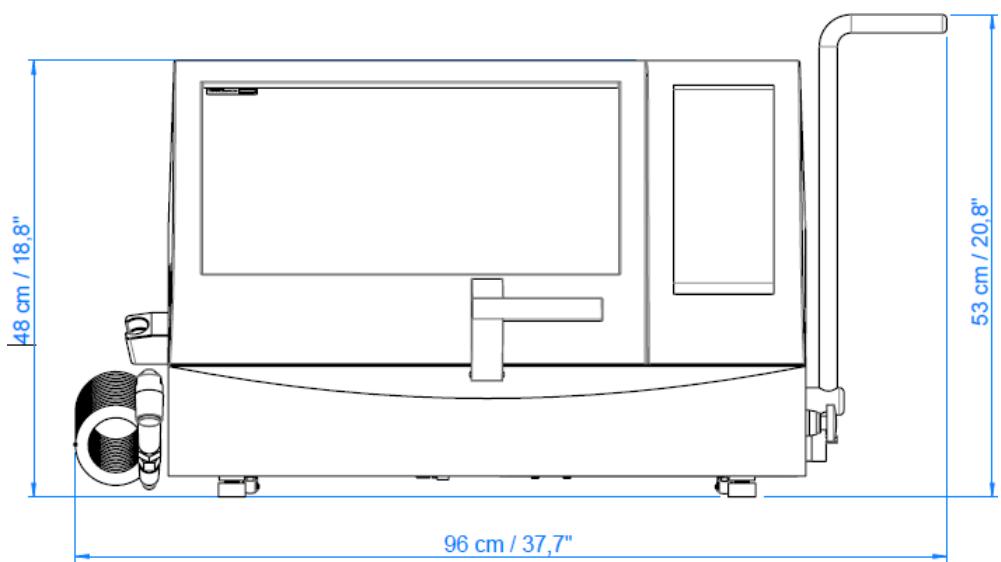

Bočno:

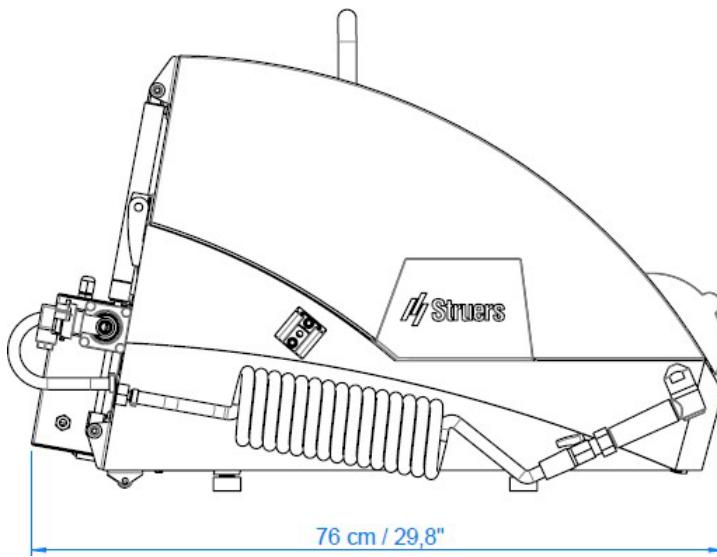

Otisak (stope)

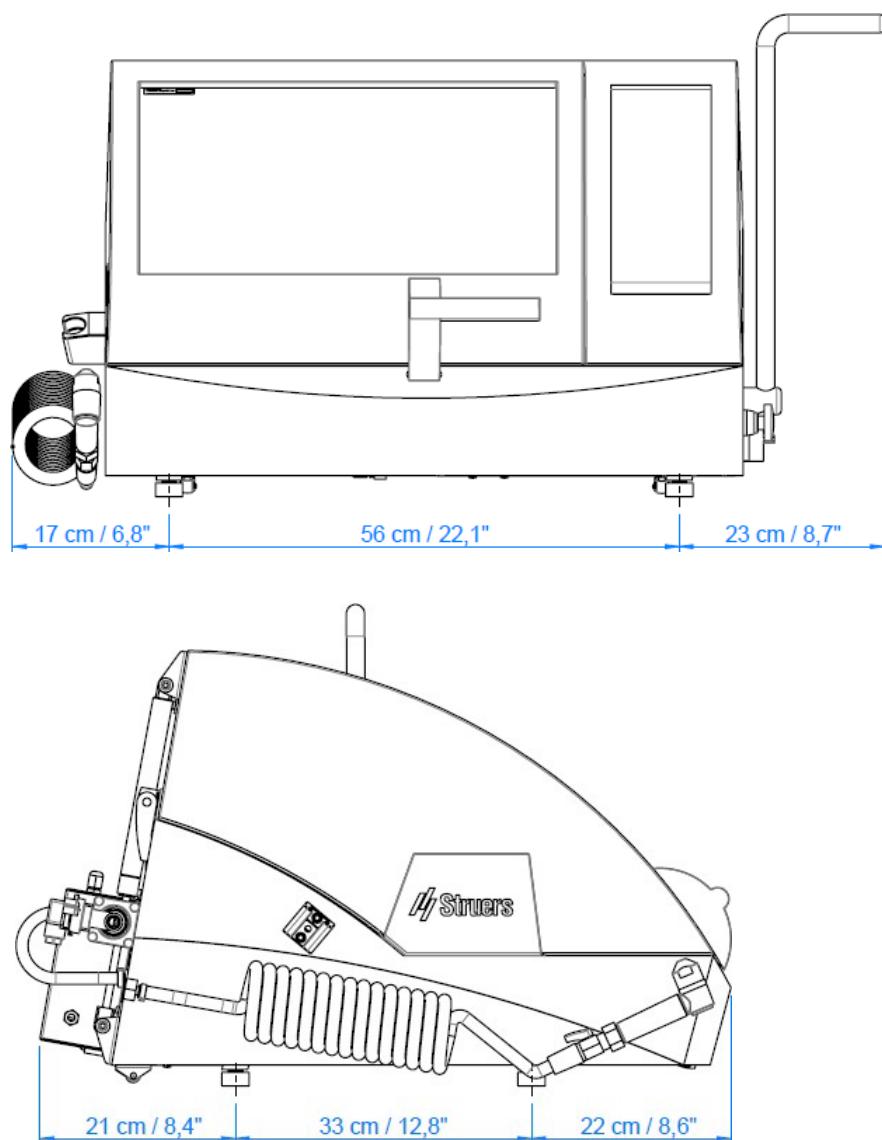

Preporučeni prostor

Sprijeda:

Preporučeni prostor sprijeda: 100 cm / 40".

Straga:

- Provjerite postoji li dovoljno prostora iza stola za ulazna i izlazna crijeva.
(Nije potreban dodatni prostor kada se stol Strueros upotrebljava kao površina stola jer ima unaprijed izrezane otvore za crijeva).
- Za povezivanje s vanjskim odsisnim sustavom:
Osigurajte da postoji prostor od oko 17 cm / 7" iza uređaja za odsisno crijevo.

Napajanje strujom

Uređaj Labotom-5 tvornički je opremljen strujnim kabelom (3 m / 9,8').

- Postavite odobreni utikač na kabel ili kabel izravno spojite na glavni vod za napajanje u skladu sa strujnom specifikacijom uređaja i lokalnim propisima.

Podatci o električnoj energiji

Napon/frekvencija	Maks. opterećenje
3 × 200 V-50	20,8 A
3 × 200 – 210 V-60	22,0 A
3 × 220 – 230 V-50	17,0 A
3 × 220 – 240 V-60	19,4 A
3 × 380 – 415 V-50	10,6 A
3 × 380 – 415 V-60	12,0 A
3 × 460 – 480 V-60	10,4 A

Vanjska zaštita od kratkog spoja

Labotom-5 mora se osigurati vanjskim osiguračima, pogledajte prethodne podatke za potrebne veličine osigurača.

Prekidač za diferencijalnu struju

Preporučuje se tip A, 30 mA (ili bolja inačica).

Sigurnosne specifikacije

Zaustavni mehanizmi

Dizajnirano za minimalnu usklađenost

Prekidač za zaustavljanje u nuždi	EN60204-1, kategorija zaustavljanja 0 EN ISO 13849-1, razina performansi c
Pokrov	EN60204-1, kategorija zaustavljanja 0 EN ISO 13849-1, razina performansi d

Priklučak vode

Obvezno

Opcija

Potrebna je recirkulacijska rashladna jedinica.
Pogledajte Pribor na stranici [7](#) za pojedinosti.

Izlazni otvor za vodu – odvod

Obvezno

Opcija

Stroj je opremljen crijevom za pražnjenje od 2 m / 6,5', koje preusmjerava vodu za hlađenje u recirkulacijsku rashladnu jedinicu.

Komprimirani zrak

Obvezno

Opcija

Nije obvezno.

Odsis


Obvezno

Opcija


Preporuka

Minimalni kapacitet: 50 m³/h / 1750 ft³/h pri 0mm /0" stupca vode.

Priklučak odsisa:

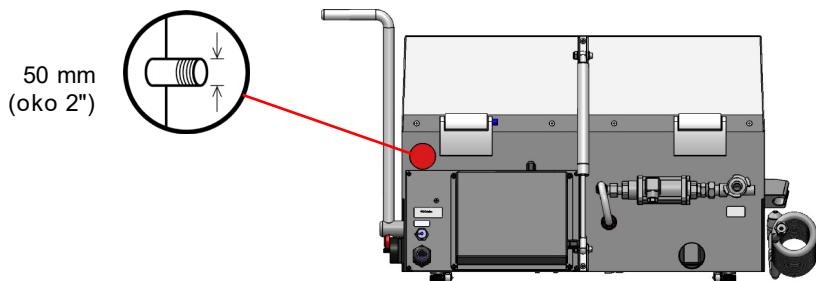

Uvjeti okoline

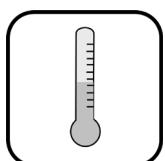

**5 – 40 °C
40 – 105 °F**



Maks. 90 % RV

Pribor i potrošni materijal

Pogledajte [Brošuru Labotom-5](#) i [Struers Brošuru za rezne ploče](#) za pojedinosti o dostupnoj ponudi.

Recirkulacijska rashladna jedinica

Obvezno
Preporučuje se *Struers sustav hlađenja 3* sa spremnikom od 50 l, malom pumpom, Cooli-1 i filterskom vrećicom. Recirkulacijska rashladna jedinica isporučuje se s crijevom za vodu od 2,5 m / 8,2' i priključkom GEKA za jednostavno sastavljanje.
Recirkulacijski rashladni sustav isporučuje se sa strujnim kabelom od 2,5 m / 8,2' za povezivanje na **jednofazno** strujno napajanje.

Minimalni zahtjevi: kapacitet pumpe 60 l/min / 16 g/min pri 1 bar.

Obvezno

Aditiv za recirkulacijsku rashladnu jedinicu za sprječavanje korozije i poboljšanje rezultata rezanja. Preporučuje se *Struers Corrozip*.

Preporučuje se upotreba potrošnog materijala Struers.

Ostali proizvodi (npr. rashladna sredstva) mogu sadržavati agresivna otapala, koja otapaju npr. Gumene brtve. Jamstvo možda ne pokriva oštećene dijelove stroja (npr. brtve i cijevi) kada se šteta može izravno povezati s upotrebom potrošnog materijala koji nije marke Struers.

Declaration of Conformity

Doc. no. 16047902 D

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Denmark

EU / UE / EL / EC / EE / ES / EÚ / AB
Manufacturer / Производител / Výrobce / Producent / Hersteller / Κατασκευαστής / Fabricante / Tootja /
Valmistaja / Fabricant / Proizvodač / Gyártó / Fabricante / Gaminėjas / Ražotājs / Fabrikant / Producent /
Fabricante / Producătorul / Výrobca / Proizvajalec / Tillverkare / 販売元 / 제조사 / Produsent / Изготавитель
/ İmalatçı / 制造商

Декларация за съответствие
Prohlášení o shodě
Overensstemmelseserklæring
Konformitätserklärung
Δήλωση συμφώνησης
Declaración de conformidad
Vastavusdeklaratsioon

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Déclaration de conformité
Izjava o sukladnosti
Megfelelőségi nyilatkozat
Dichiarazione di conformità
Aititkies deklaracija
Atbilstības deklarācija

Verklaring van overeenstemming
Deklaracija zgodnosti
Declaração de conformidade
Declaratie de conformiteit
Vyhľásenie o zhode
Izjava o skladnosti
Intyg om överensstämmelse

適合宣言書
적합성 선언서
Samsvarserklæring
Заявление о соответствии
Uygunluk Beyanı
符合性声明

Name / Име / Název / Navn / Name / Όνομα / Nombre / Nimi / Nom / Naziv / Név / Nome / Pavadinimas / Nosaukums /
Naam / Nazwa / Nome / Denumirea / Názov / Ime / Namn / 名前 / 제품명 / Наименование / Adı / 名称

Labotom-5

Model / Model / Model / Model / Μοντέλο / Modelo / Mūdelis / Model / Modell / Modello / Modelis / Modelis /
Model / Model / Modelo / Modelul / Model / Model / モデル / 모델 / Модель / Model / 型号

Labotom-5

Function / Функция / Funkce / Funktion / Funktion / Λειτουργία / Función / Funktsoon / Toiminto / Fonction / Funkcija / Funkció /
Funkzione / Funkcija / Funkcija / Functie / Funkcja / Funçao / Funcția / Funkcija / Funktion / 機能 / 기능 / Funksjon /
Назначение / Fonksiyon / 功能

Cut-of machine

Type / Тип / Typ / Type / Tip / Τύπος / Tipo / Typpi / Type / Tip / Típus / Tipo / Tipas / Tips / Type / Typ / Típo / Tipul / Typ /
Tip / Typ / 種類 / 유형 / Type / Tip / Tür / 类型

06046229, 06046230, 06046235, 06046236, 06046246, 06046247, 06046254
In combination with: 06206901, 06356127

Serial no. / Сериен номер / Výrobní číslo / Serienummer / Seriennummer / Σειριακός αριθμός / N.º de serie / Serianumber /
Sarjanro / No de série / Serijski broj / Sorozatszám / N. seriale / Serijos Nr. / Séríjas Nr. / Serienr. / Numer seryjny / N.º de série /
Nr. serie / Výrobné č. / Serijska št. / Serienummer / シリアル番号 / 일련번호 / Serienr. / Серийный номер / Seri no. / 序列号



Module H, according to global approach

en	We declare that the product mentioned is in conformity with the following directives and standards:	el	Δηλώνουμε ότι το εν λόγω προϊόν είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα:	hu	Kijelentjük, hogy jelen termék megfelel a következő irányelveknél és szabványoknak:	pt	Declaramos que o produto mencionado está em conformidade com as seguintes normas e diretrizes:	ko	해당 선언서 상의 제품은 다음 지침 및 기준에 적합함을 선언합니다.
bg	Декларираме, че посоченият продукт е в съответствие със следните директиви и стандарти:	es	Declaramos que el producto mencionado cumple con las siguientes directivas y normativas:	it	Dichiariamo che il prodotto citato è conforme ai seguenti standard e direttive:	ro	Declarăm că produsul menționat este în conformitate cu următoarele directive și standarde:	no	Vi erklærer at produktene som er nevnt er i samsvar med følgende direktiver og standarer:
cs	Tímo prohlašujeme, že uvedený výrobek je v souladu s následujícími směrnicemi a normami:	et	Kinnitame, et nimetatud toode vastab järgmistele direktiividele ja standarditele:	lv	Pareišķiame, kad nurodytas gaminių atitinka šias direktyvas ir standartus:	sk	Vyhlasujeme, že uvedený výrobok je v súlade s týmito smernicami a normami:	ru	Настоящим заявляем, что указанная продукция отвечает требованиям перечисленных далее директив и стандартов:
da	Vi erklærer herved, at det nævnte produkt er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:	fi	Vakuuttamme, että mainittu tuote on seuraavien direktiivien ja standardien mukainen:	nl	Wij verklaren dat het vermelde product in overeenstemming is met de volgende richtlijnen en normen:	sl	Potrjujemo, da je omenjeni izdelek v skladu z naslednjimi direktivami in standardi:	tr	Belirtilen üründün aşağıdaki direktiflere ve standartlara uygun olduğunu beyan ederiz:
de	Wir erklären, dass das genannte Produkt den folgenden Richtlinien und Normen entspricht:	hr	Izjavljujemo da je spomenuti proizvod sukladan sljedećim direktivama i standardima:	pl	Oświadczenie, że wymieniony produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami i normami:	ja	弊社はこの指定製品が以下の指令および基準に適合することを宣言します。	zh	我们特此声明上述产品符合以下指令和标准：

2006/42/EC EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO 13850:2015, EN ISO 14120:2015, EN 60204-1:2006, EN 60204-1-A1:2009, EN 60204-1/Corr.:2010

2011/65/EU EN 50581:2012

2014/30/EU EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-3-A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

2014/35/EU

Additional standards NFPA 79, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B



Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Danska